

Simple<sup>®</sup>pro

ЗАВОД  
ЛАБОРАТОРНОЙ  
МЕБЕЛИ

# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ООО «СпецБалтМебель»  
г. Санкт-Петербург

# СОДЕРЖАНИЕ

## I. ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Назначение
2. Технические данные
3. Комплект поставки
4. Подготовка к сборке
5. Схема сборки
6. Инструкция по сборке
7. Инструкция по обслуживанию
8. Правила эксплуатации

## II. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

## III. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ,  
УСЛУГИ И СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА  
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
«ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ «МЕТРОНОМ»

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
РОСС RU.ME03.F00034

№ **000079**  
Срок действия с **29.12.2022** по **28.12.2025**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** АНО «Центр сертификации и восстановления «Метроном», Место нахождения: 141975, РОССИЯ, Московская область, г. Королёв, проспект Космонавтов, дом 17А, помещение ХЛ, пер. № RA.RU.11M03, Телефон: 8(495)223-63-87, адрес электронной почты metrocom\_ru@mail.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Набор лабораторной мебели Simple PRO пр. ДК 1.00.00 и изделия из него (за исключением мебели восстановленной лабораторией «М»). См. приложения № 2 к этому Сертификату. Общее количество изделий: 2 шт. Серийный номер: Цифровой идентификатор по ТУ 9621-001-88905556-2014 и/или лабораторной мебели Simple PRO пр. ДК 1.00.00 и изделия из него. Технические условия: ГОСТ 19917-2014 «Мебель для кабинеты и лекции. Общие технические условия, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия».

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ГОСТ 19917-2014 «Мебель для кабинеты и лекции. Общие технические условия»  
ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦБАЛТМЕБЕЛЬ», ИНН 7804159026, Юридический адрес (место нахождения): 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 15, литер 3, пом. 18-НЗ, офис 52 Фабричный двор (факт. место осуществления деятельности): 196626, г. Санкт-Петербург, шоссе Шушары, Индустриальный проезд, дом 25, корпус 3, литер А

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Объектом с сертификатом является продукция «СПЕЦБАЛТМЕБЕЛЬ». Юридический адрес (место нахождения): 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 15 литер 3, пом. 18-НЗ, офис 52 Фабричный двор (факт. место осуществления деятельности): 196626, г. Санкт-Петербург, шоссе Шушары, Индустриальный проезд, дом 25, корпус 3, литер А

**НА ОСНОВАНИИ** протокола испытаний № 078-035/ДС-2022 от 29.12.2022 года, Испытательная лаборатория производственной организации АНО «ЦСИ «Метроном» пер. № РОСС RU.ИД.018.01РОФ-ПД.01 от 11.01.2022 года, сертификатов соответствия № TC RU C-CZ-AA-5.B.00232, № TC RU C-RU.AT21.B.00028

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
Место изготовления мебели соответствует на изделия и в сопроводительной документации, Метроном - 1с

Руководитель органа: *[Подпись]* А.Н. Бобров (подпись, фамилия)  
Эксперт: *[Подпись]* С.А. Трубникова (подпись, фамилия)

**EAC** **ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ**  
**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

**Заявитель:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦБАЛТМЕБЕЛЬ», Место нахождения: 195197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, ПР-СТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, Д. 15, К. 2 ЛИТЕР 3, ПОМЕЩ. 18-НЗ ОФИС 52, ОГРН: 1027802485457, Номер телефона: +7 8124481397, Адрес электронной почты: info@simple-pro.com

**В лице:** ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОРОЛЁВА ДМИТРИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА

заявляет, что Набор лабораторной мебели Simple PRO пр. ДК 1.00.00 и изделия из него (за исключением мебели восстановленной лабораторией «М») из импортных древесно-стружечных плит, листовой стали, листового алюминия и полипропилена, в том числе с встроенными люминесцентными приборами. Состав: приложение № 1 к 2 листам.

**Изготовитель:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦБАЛТМЕБЕЛЬ», Место нахождения: 195197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект КОНДРАТЬЕВСКИЙ, Д. 15, К. 2 ЛИТЕР 3, ПОМЕЩЕНИЕ 18-НЗ, ОФИС 52, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 196626, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, п. Шушары, пр-кт Индустриальный, дом 25, корпус 3, литер А

Декларант, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 9621-001-88905556-2014 «Набор лабораторной мебели Simple PRO пр. ДК 1.00.00 и изделия из него. Технические условия, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для кабинеты и лекции. Общие технические условия» Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9403309100; 9403890000; 9403309900; 9403301900; 9403208009; 9403300000; 9403301000

Серийный выпуск:  
Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза 025/2012 «О безопасности мебели»

Декларация о соответствии принята на основании протокола 678-14400-2021 выдан 04.10.2021 года, Испытательная лаборатория производственной организации АНО «ЦСИ «Метроном», пер. № RA.RU.21.DM00; Схема декларирования: 3г;

**Дополнительная информация** Стандартом и/или нормативные документы: ГОСТ 19917-2014 «Мебель для кабинеты и лекции. Общие технические условия» тп. 5.2.5, 5.2.16, 5.2.18, 5.2.8, 5.1, 5.4, 5.5, 6, 9; ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» ап. 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31, 5.3.1, 5.3.2, 5.4, 5.5, 6.5, 8.3, 9; Условия и сроки хранения: Изделия мебели должны храниться в закрытом помещении, при температуре не выше +2 °С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%. Гарантийный срок эксплуатации мебели корпусной и столов - 18 месяцев, стульев, табуретов - 12 месяцев.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 28.12.2027 включительно

*[Подпись]* М.П. КОРОЛЁВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ  
(подпись) (И. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА09 В.51801/22  
Дата регистрации декларации о соответствии: 29.12.2022



## Тумба подкатная ГОСТ 16371-2014

### 1. Назначение

Тумба подкатная предназначена для использования в лабораториях различного профиля. Тумбы используются в составе столов и вытяжных шкафов всех типоразмеров. Тумбы устанавливаются на роликовые опоры со стопорным механизмом.

### 2. Технические данные

#### 2.1. Размеры

Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Материал корпуса	Масса изделия, кг	Описание
ЛК-400 ТПЯ	400×440×673	ЛДСП	23	Тумба имеет три выдвижных ящика.
		Сталь	27	

Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Материал корпуса	Масса изделия, кг	Описание
ЛК-400 ТПЯ-В (3 ящика)	400×440×803	ЛДСП	26	Тумба имеет три выдвижных ящика.
		Сталь	30	
ЛК-400 ТПЯ-В (4 ящика)	400×440×803	ЛДСП	27	Тумба имеет четыре выдвижных ящика.
		Сталь	31	

Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Материал корпуса	Масса изделия, кг	Описание
ЛК-400 ТПД	400×440×673	ЛДСП	18	Тумба имеет одну дверцу и одну съёмную полку.
		Сталь	19	
ЛК-400 ТПД-В	400×440×803	ЛДСП	19	Тумба имеет одну дверцу и одну съёмную полку.
		Сталь	21	

## 2.2. Описание

*Корпус – ЛДСП вариант:*

Корпус выполнен из ламинированной ДСП толщиной 16 мм, обработанной противоударным пластиком (PVC) толщиной 0,5 мм. Лицевые детали обработаны противоударным пластиком (PVC) серого цвета толщиной 2 мм. Нагрузка на тумбу не более 25 кг.

Цвет изделия может быть белым либо серым.

Используемые ДСП материалы не превышают класса эмиссии формальдегида E1.

*Корпус – сталь вариант:*

Корпус выполнен из листовой стали толщиной 0,8 мм и 1 мм, окрашенной порошковой краской. Нагрузка на тумбу не более 25 кг.

Цвет изделия может быть белым (RAL 9016) либо серым (RAL 7035).

*Рама* для тумбы металлическая сборно-разборная, окрашенная порошковой краской серого цвета.

## 2.3. Комплектация






В *стандартную комплектацию* тумбы входят:

- Ручки из полиамида серого цвета;
- Роликовые опоры.

В *дополнительную комплектацию* тумбы входит:

- Замок.

## 3. Комплект поставки

№	1		
Наименование	Роликовые опоры		
			
Кол-во	2 шт.		2 шт.
№	2	3	4
Наименование	Тумба	Саморез 4x16 мм [1]	Саморез 4,8x16 мм [2]
			
Кол-во	1 шт.	16 шт.	16 шт.



#### 4. Подготовка к сборке

- 4.1. Распаковать тумбу и раму для тумбы, проверить целостность покрытия;
- 4.2. Проверить комплектность;
- 4.3. Осуществить сборку согласно инструкции.

#### 5. Инструкция по установке тумбы

Для сборки необходимо: шуруповёрт (отвёртка).

- 5.1. Установить роликовые опоры на дно тумбы при помощи саморезов 4x16 (для тумбы ЛДСП) или саморезов 4,8x16 (для тумбы из стали).

#### 6. Инструкция по обслуживанию

Рекомендуется проводить периодическое обслуживание:

- Визуальный осмотр – ежемесячно;
- Уборка пыли, грязи с боковых стен, крыши, фасадов с использованием обычных моющих не абразивных средств.

#### 7. Правила эксплуатации

- 7.1. Изделие должно эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10 °С до 40 °С и относительной влажности от 45% до 75%.
- 7.2. Тумбу необходимо оберегать от механических повреждений и от воздействия повышенной температуры.
- 7.3. При перемещении тумбы по неровному покрытию (такие как пороги, стыки плитки) необходимо по возможности разгрузить тумбочку и избегать ударных нагрузок на роликовые опоры.
- 7.4. Максимально допустимая нагрузка на полку – 10 кг.

Свидетельство о приёмке:

Тумба подкатная

Наименование и обозначение

Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации

Начальник ОТК

МП

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
Расшифровка

\_\_\_\_\_  
Дата

#### ВНИМАНИЕ!

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

## **Транспортировка и хранение**

1. Изделия транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
2. Транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
3. Изделия транспортируются в упаковке Предприятия-изготовителя при температуре от -25 °С до +50 °С и относительной влажности 80%.
4. Упаковка выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014 и «Рекомендациями по организации производства мебели и поставке её торгующим организациям в разобранном виде» (из гофрокартона – для ламинированных деталей, из полиэтилена – для металлических рам).
5. Изделия должны храниться в упакованном виде в сухих крытых помещениях, при температуре воздуха от +2 °С до +35 °С и относительной влажности от 45% до 70%, в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Полы в помещениях должны быть горизонтальные и ровные, изолированные от влаги.
6. При хранении и транспортировании изделия не должны испытывать воздействия нагрузок, приводящих к остаточным деформациям.
7. Изделия, транспортируемые при температуре от 0 до 10 °С, допускается распаковывать не менее чем через 24 ч, а при температуре ниже 0 °С – не менее чем через 48 ч после переноса их в теплое помещение. Снятие упаковки с полипропиленовых изделий производят при температуре не ниже 15 °С.

### **Правила отгрузки товара со склада ООО «СпецБалтМебель»**

#### **1. Отгрузка товара**

##### 1.1. Отгрузка товара осуществляется:

- Юридическим лицам – при наличии доверенности, паспорта и печати организации;
- Физическим лицам – при наличии паспорта.

##### 1.2. Отгрузка товара на условиях самовывоза осуществляется со склада ООО «СпецБалтМебель» представителю транспортной компании по заявке ООО «СпецБалтМебель» или представителю транспортной компании по заявке Покупателя.

**Адрес, режим работы склада и карту проезда вы можете посмотреть на нашем сайте *Simple-PRO.com* в разделе «Контакты».**

##### 1.3. Подача груза осуществляется только на борт автотранспортного средства. Распределение, установка, закрепление груза в кузове осуществляется силами водителя/перевозчика/экспедитора.

##### 1.4. Отгрузка товара наёмным транспортом:

- Дату и время доставки Покупатель согласовывает с отделом логистики;
- Доставка осуществляется до подъезда на адрес, указанный при оформлении заказа. Приём-передача товара осуществляется у автотранспорта

Перевозчика. Выгрузка, подъём на этаж, сборка и прочее – не входит в услугу доставки и осуществляется силами и за счёт покупателя;

- Время ожидания водителем-экспедитором Покупателя по адресу доставки составляет не более 20 минут, повторная доставка товара Покупателю (вне зависимости от суммы заказа) оплачивается Покупателем повторно.

## **2. Приёмка товара покупателем**

При приёмке товара Покупатель должен проверить соответствие маркировки и количество получаемого товара по накладной, а также осмотреть целостность упаковки Товара. В случае нарушения упаковки проверить целостность товара и составить коммерческий акт о повреждении груза в присутствии представителя транспортной компании.

### **Гарантийные обязательства**

- 1.** Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 и ТО 5621-001-58905556-2014 при соблюдении правил эксплуатации, хранения, сборки (для изделий, поставляемых в разобранном виде) и транспортирования.
- 2.** Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет с момента продажи (отгрузки).
- 3.** В течение гарантийного срока эксплуатации Предприятие-изготовитель обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения производственных недостатков. Для этого Потребитель должен составить акт установленного образца о необходимости ремонта и направить Предприятию-изготовителю.
- 4.** Недостатки мебели или деталей, образовавшиеся вследствие нарушения порядка или технологии сборки, не являются гарантийным случаем и устраняются за счет Потребителя.
- 5.** Все предъявляемые Потребителем рекламации по нарушению комплектации изделия принимаются в течение 14 дней с момента получения.
- 6.** Срок службы изделия 10 лет.