

Simple<sup>®</sup>pro

ЗАВОД  
ЛАБОРАТОРНОЙ  
МЕБЕЛИ

# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ООО «СпецБалтМебель»  
г. Санкт-Петербург

# СОДЕРЖАНИЕ

## I. ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Назначение
  2. Технические данные
  3. Комплект поставки
  4. Подготовка к сборке
  5. Схема сборки
  6. Инструкция по сборке
  7. Инструкция по обслуживанию
  8. Правила эксплуатации
- Приложение №1: Схемы электрики

## II. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

## III. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ,  
УСЛУГ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  
АВТОМОБИЛЬ НЕКОВЕРИТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
«ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ «МЕТРОН»  
Система добровольной сертификации продукции, услуг и систем управления  
соответствует требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001:2015 от 07.01.2012 года

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
РОСС RU.ME33.H00034

№  
Срок действия с 29.12.2022 по 28.12.2025 № 000079

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** АНО «Центр сертификации и испытаний «Метрон», Место нахождения: 191075, РОССИЯ, Московская область, г. Королёв, проспект Коммунаров, дом 17А, помещение ХТ, рег. № RA.RU.11MPO3, Телефон: 8(495)223-63-87, адрес электронной почты metroinfo\_ru@yandex.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Набор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЛК 1.00.00 и изделия из него (из включением мебели лабораторной) из ламинированных древесно-стружечных плит, листового стекла, листового алюминиевого поликарбоната, в том числе с встроенными электроосветительными приборами. Состав см. приложение №1 из 3 листов.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ \* СПЕЦИАЛТМЕБЕЛЬ \*, Место нахождения: 191197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект КОНДРАТЬЕВСКИЙ, д. 15, к. 2 ЛИНТЕР 3, ПОМЕЩЕНИЕ 18-НЗ, ОФИС 52, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 196626, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, п. Шушары, пр-кт Полосовский, дом 25, корпус 3, литер А

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ** ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия»

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью \* СПЕЦИАЛТМЕБЕЛЬ \*, Юридический адрес (место нахождения): 191197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 15 корпус 2, Линтер 3, пом. 18-НЗ, офис 52 Филипповский адрес (место осуществления деятельности): 196626, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Полосовский проспект, дом 25, корпус 3, литер А

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Обществу с ограниченной ответственностью \* СПЕЦИАЛТМЕБЕЛЬ \*, Юридический адрес (место нахождения): 191197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 15 корпус 2, Линтер 3, пом. 18-НЗ, офис 52 Филипповский адрес (место осуществления деятельности): 196626, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Полосовский проспект, дом 25, корпус 3, литер А

**НА ОСНОВАНИИ** протокола испытаний № 678-037/ПС-2022 от 29.12.2022 года, Испытательная лаборатория промышленной продукции АНО «ЦСИ «Метрон» рег. № РОСС RU.ИД.498.АНОПТ-ИД.91 от 11.01.2022 года, сертификатов соответствия № TC RU C-CZ.AA.5.B.00232, № TC RU C-RU.A.T21.B.00028

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Метрон является членом сообщества на интернет-платформе добровольной сертификации, услуги и систем управления.

Руководитель органа: А.И. Болотов (подпись, фамилия)

Эксперт: С.А. Воробьева (подпись, фамилия)



### ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ \* СПЕЦИАЛТМЕБЕЛЬ \*, Место нахождения: 191197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, ПР-КТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, д. 15, к. 2 ЛИНТЕР 3, ПОМЕЩЕНИЕ 18-НЗ, ОФИС 52, ОГРН: 1027802485457, Номер телефона: +7 812 4481397, Адрес электронной почты: metroinfo\_ru@yandex.ru

В лице Генерального директора Королева Дмитрия Геннадьевича заявляет, что Набор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЛК 1.00.00 и изделия из него (из включением мебели лабораторной) из ламинированных древесно-стружечных плит, листового стекла, листового алюминиевого поликарбоната, в том числе с встроенными электроосветительными приборами. Состав см. приложение №1 из 3 листов.

Исходными данными: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ \* СПЕЦИАЛТМЕБЕЛЬ \*, Место нахождения: 191197, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, проспект КОНДРАТЬЕВСКИЙ, д. 15, к. 2 ЛИНТЕР 3, ПОМЕЩЕНИЕ 18-НЗ, ОФИС 52, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 196626, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, п. Шушары, пр-кт Полосовский, дом 25, корпус 3, литер А

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 5621-001-58905556-2014 «Набор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЛК 1.00.00 и изделия из него. Технические условия», ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия»

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9403309100, 9403890000, 9403309900, 9403301900, 9403208009, 9403300000, 9403301000

Серийный выпуск:

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза 025/2012 «О безопасности мебели»


Декларация о соответствии принята на основании протокола 678-14400-2021 выдан 04.10.2021 года, Испытательная лаборатория промышленной продукции АНО «ЦСИ «Метрон» рег. № RA.RU.21DM80, Схема декларирования: 3л.

Дополнительная информация Стандартом и/или нормативные документы: ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия» пп. 5.2.5, 5.2.16, 5.2.18, 5.2.8, 5.3, 5.4, 5.5, 8, 9; ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» пп. 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31, 5.3.1, 5.3.2, 5.4, 5.5, 6.5, 8.3, 9; Условия и сроки хранения: Изделия мебели должны храниться в сухом помещении, при температуре не ниже +2 °С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%. Гарантийный срок эксплуатации мебели корпусной и столов - 18 месяцев, стульев, табуретов - 12 месяцев

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 28.12.2027 включительно

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА06.В.51801/22

Дата регистрации декларации о соответствии: 29.12.2022

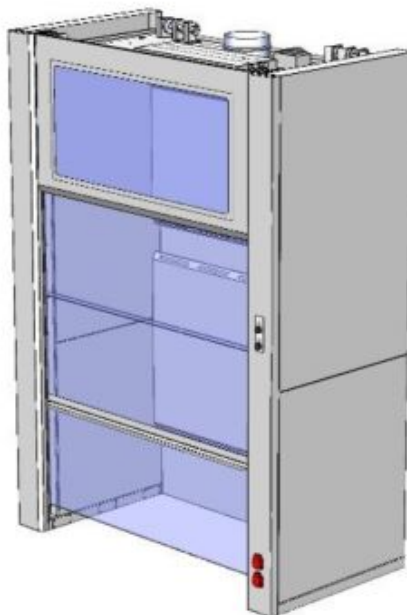

**Шкаф вытяжной металлический напольный ШВ-МЕТ-Н**  
**(ЛК-1300 ШВ-МЕТ-Н, ЛК-1600 ШВ-МЕТ-Н, ЛК-1900 ШВ-МЕТ-Н)**  
**ГОСТ 16371-2014**

### 1. Назначение

Шкаф вытяжной модели ШВ-МЕТ-Н предназначен для проведения работ с химическими реагентами, в том числе с ЛВЖ. Допускается использование в условиях работы с концентрированными кислотами и щелочами, кроме случаев, связанных с их выпариванием. Для работы с особо агрессивными химическими веществами, такими как: концентрированные соляная, серная, азотная, плавиковая кислоты, использовать модель ШВ-МЕТ-Н не рекомендуется.

### 2. Технические данные

#### 2.1. Размеры

| Модель                  | Габаритные размеры<br>(Ш×Г×В), мм | Минимальные внутренние<br>размеры камеры (Ш×Г×В), мм |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>ЛК-1300 ШВ-МЕТ-Н</b> | 1320×865×2300                     | 1010×610×2200                                        |
| <b>ЛК-1600 ШВ-МЕТ-Н</b> | 1620×865×2300                     | 1310×610×2200                                        |
| <b>ЛК-1900 ШВ-МЕТ-Н</b> | 1920×865×2300                     | 1610×610×2200                                        |

| Модель                  | Высота с поднятым<br>экраном, мм | Высота подъёма<br>защитного экрана, мм | Максимальная масса<br>изделия, кг |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>ЛК-1300 ШВ-МЕТ-Н</b> | 2300                             | 1550                                   | 305                               |
| <b>ЛК-1600 ШВ-МЕТ-Н</b> | 2300                             | 1550                                   | 350                               |
| <b>ЛК-1900 ШВ-МЕТ-Н</b> | 2300                             | 1550                                   | 385                               |

#### 2.2. Описание

Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из двух боковин, стянутых между собой при помощи системы задних стенок.

Жёсткость конструкции обеспечена верхней крышкой, системой вытяжных щитов, лицевым щитом.

Лицевой щит представляет собой металлическую деталь с установленным прозрачным орг.стеклом.

Вытяжка воздуха осуществляется из верхней, средней и нижней части камеры для удаления из рабочей зоны газов и паров.

В изделии предусмотрены регулируемые опоры в диапазоне 0-30 мм для компенсации неровностей пола.

Изделие выполнено из листовой стали толщиной 1 и 2 мм. На все детали нанесено эпоксиполиэфирное покрытие серого цвета.

### 2.3. Комплектация

В *стандартную комплектацию* шкафа входят:

- Стальной фланец диаметром 200 мм, расположенный на верхней крышке вытяжной камеры для подключения к вентиляции;
- Три независимых друг от друга экрана, изготовленных из стекла триплекс толщиной 6 мм. Механизм подъёма расположен вне рабочей зоны. При полностью открытом рабочем пространстве, экраны не выходят за габариты вытяжного шкафа. В закрытом положении подъёмного экрана доступ воздуха в вытяжную камеру обеспечивается за счёт зазора в 105 мм между полом помещения нижней гранью защитного экрана. Высота рабочего проёма при полностью поднятом защитном экране – 1540 мм. Подъёмным механизмом обеспечивается лёгкое перемещение и надёжное фиксирование экрана на любой заданной высоте. Система противовесов расположена снаружи на верхней крышке и задней стенке шкафа;
- Два светодиодных светильника 18 Вт (класс защиты IP65), расположенных на верхней панели вытяжной камеры вне рабочей зоны. Освещенность на уровне 900 мм от пола помещения не менее 600 люкс;
- Брызгозащищённые электророзетки 220 В, 16 А (2 шт.) с заземлением и выключатели, расположенные на передней вертикальной стойке вытяжной камеры;
- Электромонтажная коробка о.у. с клеммами КМ-222 102x102x43,5 IP44 и дифференциальный автомат аварийного отключения питания 16 А с УЗО, расположенные на верхней крышке с внешней стороны справа.

В *дополнительную комплектацию* шкафа входят:

- Автономный вентилятор;
- Регулятор скорости вращения вентилятора;
- Взрывозащищённый светильник;
- Дополнительный блок электророзеток (2 шт.) с автоматом отключения питания.

## 3. Комплект поставки

### 3.1. Упаковка, часть 1:

- Груз – 1 шт.;
- Пластина 295x385:  
**1300** – 45 шт.; **1600** – 55 шт.; **1900** – 65 шт.;
- Крышка – 1 шт.;

- Вытяжной щит (нижний – 1 шт., средний – 1 шт.);
- Лицевой щит – 1 шт.;
- Направляющая груза – 2 шт.;
- Комплект крепежа;

3.2. Упаковка, часть 2:




- Распорка боковин – 1 шт.;
- Задние стенки:  
х300 – 2 шт., х550 – 3 шт., х550+отв. – 1 шт.;
- Вытяжной щит (верхний – 1 шт.)

3.3. Комплект защитного экрана – триплекс (3 шт.), на среднем приклеена ручка;

3.4. Боковина левая;

3.5. Боковина правая.

Комплект крепежа
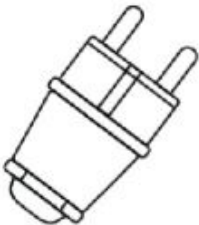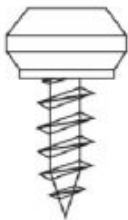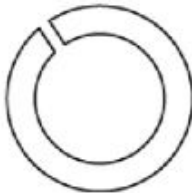
| №            | 1                                                                                   | 2                                                                                   | 3                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование | Евровилка                                                                           | Саморез с буром 4,8х16                                                              | Саморез 4,2х9,5                                                                       |
|              |   |   |   |
| Кол-во       | 1 шт.                                                                               | 10 шт.                                                                              | 120 шт.                                                                               |
| №            | 4                                                                                   | 5                                                                                   | 6                                                                                     |
| Наименование | Зажим для троса Duplex                                                              | Саморез 5х12                                                                        | Стопор стекла<br>(ПП прутки D10х18)                                                   |
|              |  |  |  |
| Кол-во       | 6 шт.                                                                               | 10 шт.                                                                              | 2 шт.                                                                                 |
| №            | 7                                                                                   | 8                                                                                   | 9                                                                                     |
| Наименование | Винт М4х12                                                                          | Шайба-гровер 4                                                                      | Гайка М4                                                                              |
|              |  |  |  |
| Кол-во       | 6 шт.                                                                               | 6 шт.                                                                               | 6 шт.                                                                                 |

#### **4. Подготовка к сборке**

- 4.1. Распаковать шкаф и проверить целостность покрытия.
- 4.2. Проверить комплектность.

#### **5. Схема сборки**

- 5.1. Сборка осуществляется сервисной службой ООО «СпецБалтМебель».

#### **6. Инструкция по сборке**

Для сборки необходимо: разводной ключ (или ключ «на 13»), шуруповёрт.

- 6.1. Подключить вытяжную камеру к вентиляции (на крышке вытяжной камеры имеется фланец Ø200 мм).
- 6.2. Подключить вилку вытяжного шкафа к электропитанию (при подключении в щиток, заземление – жёлто-зелёный провод).
- 6.3. Подключение электрики должно осуществляться аттестованным специалистом.**
- 6.4. При дополнительной установке газовых кранов, вентилей, патрубков, подключение и приобретение подводки и комплектующих (для газов) осуществляется потребителем.
- 6.5. Выставить изделие по уровню.
- 6.6. Завести журнал по эксплуатации, зафиксировать дату пуска в эксплуатацию.

#### **7. Инструкция по обслуживанию**

- 7.1. Зарегистрировать в журнале эксплуатации ежемесячный и ежегодный осмотр.
- 7.2. В ежемесячный осмотр входят:
  - визуальный осмотр – проверка состояния тросов; проверка электрифицированных изделий, светильника; проверка герметичности газовой, водяной подводок, сифонов;
  - уборка пыли, грязи с боковых стен, крыши, используя обычные моющие не абразивные средства.
- 7.3. В ежегодный осмотр входят: ежемесячный осмотр; подкраска царапин на каркасе; смазка направляющих; проверка и регулировка движения грузов; проверка вентиляции с измерением скорости аспирации вытяжной системы.
- 7.4. Проверка и регулировка движения грузов, в случае необходимости, может проводиться ежеквартально.
- 7.5. Ежегодный осмотр может быть проведен сервисной службой ООО «СпецБалтМебель».
- 7.6. В случае необходимости чистки защитного экрана изнутри шкафа – снять навесной лицевой щит, промыть экран, установить щит обратно.

#### **8. Правила эксплуатации**

- 8.1. Шкаф должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C и относительной влажностью от 45% до 75%.

- 8.2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности, а также от воздействия сильных химических реагентов и их паров.
- 8.3. Защитный экран вытяжного шкафа следует опускать и поднимать плавно, без рывков и ударов.

**ЗАПРЕЩЕНО:** Проводить работы с едкими и агрессивными веществами (особенно с концентрированными неорганическими кислотами) и хранить такие вещества в вытяжном шкафу ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОЙ СИСТЕМЕ ВЕНТИЛЯЦИИ.

Вытяжная система должна обеспечивать достаточный воздухообмен для удаления паров вредных веществ. Линейная скорость воздуха в рабочем проеме вытяжного шкафа при любых условиях должна быть не менее 0,5 м/с.

В случае невыполнения данных требований отдельные детали и механизмы вытяжного шкафа (ролики, держатели троса, сам трос и пр.) могут подвергнуться разрушению и выйти из строя. В случае несоблюдения данных требований производитель снимает с себя гарантийные обязательства.

Свидетельство о приёмке:

Шкаф вытяжной металлический напольный

Наименование и обозначение

Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации

Начальник ОТК

МП

Подпись

Расшифровка

Дата


### ВНИМАНИЕ!

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

Гарантийный срок эксплуатации стёкол в вытяжном шкафу (защитных экранов) – 6 месяцев с даты отгрузки.

Шкаф вытяжной ШВД, ШВП, ШВ-МЕТ, ШВ-МЕТ-Н, ШВМ\*

(\* не входит в базовую комплектацию ШВМ)

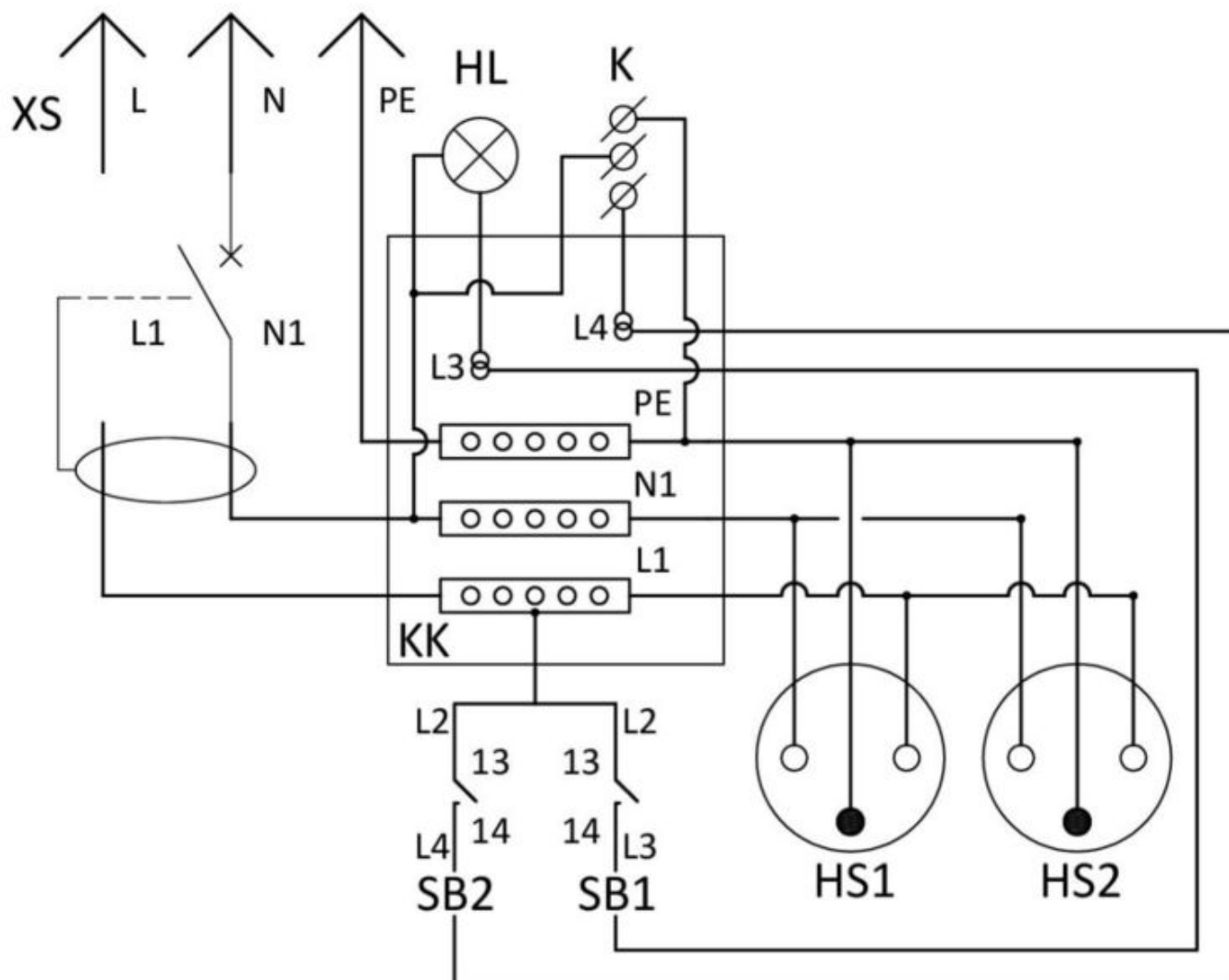

| Спецификация |             |                                                                  |        |
|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------|
| №            | Обозначение | Наименование                                                     | Кол-во |
| 1            | XS          | Евровилка 16А                                                    | 1      |
| 2            | QF          | Автоматический выключатель<br>дифференциального тока 2Р 16А 30mA | 1      |
| 3            | KK          | Клеммная коробка                                                 | 1      |
| 4            | HS1, HS2    | Розетка с заземлением 16А                                        | 2      |
| 5            | SB1, SB2    | Кнопка управления с фиксацией                                    | 2      |
| 6            | HL1         | Светильник светодиодный                                          | 1      |
| 7            | K           | Клеммник к каналному вентилятору 4 мм <sup>2</sup>               | 1      |

Примечание:

Проводники L, N, PE и L1, N1 выполнить кабелем ПВС 3х2,5:

L, L1 – коричневый;

N, N1 – голубой;

PE – жёлто-зелёный.

Проводники L2, L3, L4 – выполнить кабелем ПВС 3х0,75:

L2 – коричневый;

L3 – голубой;

L4 – жёлто-зелёный;

Входы SB1, SB2 (L2) запитать от L1 в КК;

Выходы SB1, SB2 (L3, L4) завести в КК и установить на проводники по одной двухконтактной клемме.

Проводники от светильника L3, N2 выполнить кабелем ШВВП 2х0,75:

L3 – коричневый, соединить с двухконтактной клеммой L3 (голубой) в КК;

N2 – голубой, соединить с шиной N1 в КК.

Проводники от вентилятора L4, N3, PE выполнить кабелем ПВС 3х0,75:


L4 – коричневый, соединить с двухконтактной клеммой L4 (жёлто-зелёный) в КК;

N3 – голубой, соединить с шиной N1 в КК;

PE – жёлто-зелёный, соединить с шиной PE в КК.

Металлическую раму (основание) заземлить проводом ПУГВ 1х6 с шиной PE в КК.

**Доп. Блок розеток (2 шт.) + Автомат**  
 Для шкафов ШВД, ШВП, ШВ-МЕТ, ШВ-МЕТ-Н, ШВМ

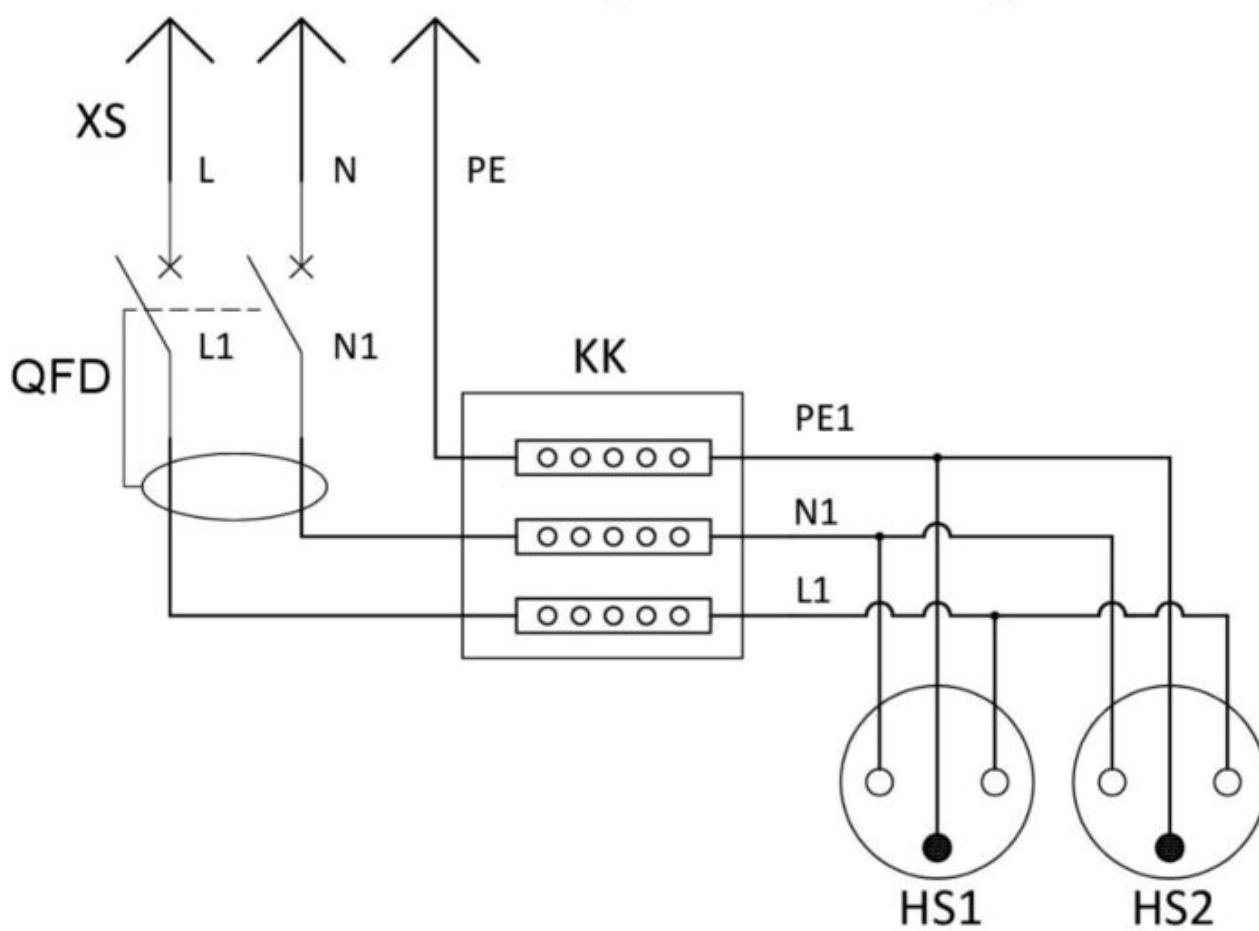

| Спецификация |             |                                                                  |        |
|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------|
| №            | Обозначение | Наименование                                                     | Кол-во |
| 1            | XS          | Евровилка 16А                                                    | 1      |
| 2            | QF          | Автоматический выключатель<br>дифференциального тока 2Р 16А 30mA | 1      |
| 3            | KK          | Клеммная коробка                                                 | 1      |
| 4            | HS1, HS2    | Розетка с заземлением 16А                                        | 2      |

**Примечание:**

Проводники L, N, PE и L1, N1, PE1 выполнить кабелем ПВС 3х2,5:

L, L1 – коричневый;

N, N1 – голубой;

PE, PE1 – жёлто-зелёный.

## **Транспортировка и хранение**

1. Изделия транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
2. Транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
3. Изделия транспортируются в упаковке Предприятия-изготовителя при температуре от -25°C до +50°C и относительной влажности 80%.
4. Упаковка выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014 и «Рекомендациями по организации производства мебели и поставке её торгующим организациям в разобранном виде» (из гофрокартона – для ламинированных деталей, из полиэтилена – для металлических рам).
5. Изделия должны храниться в упакованном виде в сухих крытых помещениях, при температуре воздуха от +2°C до +35°C и относительной влажности от 45% до 70%, в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Полы в помещениях должны быть горизонтальные и ровные, изолированные от влаги.
6. При хранении и транспортировании изделия не должны испытывать воздействия нагрузок, приводящих к остаточным деформациям.
7. Изделия, транспортируемые при температуре от 0 до 10°C, допускается распаковывать не менее чем через 24 ч, а при температуре ниже 0°C – не менее чем через 48 ч после переноса их в теплое помещение. Снятие упаковки с полипропиленовых изделий производят при температуре не ниже 15°C.

## **Правила отгрузки товара со склада ООО «СпецБалтМебель»**

### **1. Отгрузка товара**

#### **1.1. Отгрузка товара осуществляется:**

- Юридическим лицам – при наличии доверенности, паспорта и печати организации;
- Физическим лицам – при наличии паспорта.

#### **1.2. Отгрузка товара на условиях самовывоза осуществляется со склада ООО «СпецБалтМебель» представителю транспортной компании по заявке ООО «СпецБалтМебель» или представителю транспортной компании по заявке Покупателя.**

**Адрес, режим работы склада и карту проезда вы можете посмотреть на нашем сайте *Simple-PRO.com* в разделе «Контакты».**

- 1.3. Подача груза осуществляется только на борт автотранспортного средства. Распределение, установка, закрепление груза в кузове осуществляется силами водителя/перевозчика/экспедитора.
- 1.4. Отгрузка товара наёмным транспортом:
  - Дату и время доставки Покупатель согласовывает с отделом логистики;
  - Доставка осуществляется до подъезда на адрес, указанный при оформлении заказа. Приём-передача товара осуществляется у автотранспорта

Перевозчика. Выгрузка, подъём на этаж, сборка и прочее – не входит в услугу доставки и осуществляется силами и за счёт покупателя;

- Время ожидания водителем-экспедитором Покупателя по адресу доставки составляет не более 20 минут, повторная доставка товара Покупателю (вне зависимости от суммы заказа) оплачивается Покупателем повторно.

## **2. Приёмка товара покупателем**

При приёмке товара Покупатель должен проверить соответствие маркировки и количество получаемого товара по накладной, а также осмотреть целостность упаковки Товара. В случае нарушения упаковки проверить целостность товара и составить коммерческий акт о повреждении груза в присутствии представителя транспортной компании.

### **Гарантийные обязательства**

- 1.** Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 и ТО 5621-001-58905556-2014 при соблюдении правил эксплуатации, хранения, сборки (для изделий, поставляемых в разобранном виде) и транспортирования.
- 2.** Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет с момента продажи (отгрузки).
- 3.** В течение гарантийного срока эксплуатации Предприятие-изготовитель обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения производственных недостатков. Для этого Потребитель должен составить акт установленного образца о необходимости ремонта и направить Предприятию-изготовителю.
- 4.** Недостатки мебели или деталей, образовавшиеся вследствие нарушения порядка или технологии сборки, не являются гарантийным случаем и устраняются за счет Потребителя.
- 5.** Все предъявляемые Потребителем рекламации по нарушению комплектации изделия принимаются в течение 14 дней с момента получения.
- 6.** Срок службы изделия 10 лет.