

Simple[®]pro

ЗАВОД
ЛАБОРАТОРНОЙ
МЕБЕЛИ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

LAB-OBORUDOVANIE.RU

ООО «СпецБалтМебель»
г. Санкт-Петербург

СОДЕРЖАНИЕ

I. ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Назначение
2. Технические данные
3. Комплект поставки
4. Подготовка к сборке
5. Схема сборки
6. Инструкция по сборке
7. Инструкция по обслуживанию
8. Правила эксплуатации

II. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

III. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МД3.180032
Срок действия с 11.04.2017 по 10.04.2020
№ 0026618

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ: ргг. № В.А.РУ.11МД3 АНО "Центр сертификации и испытаний "Метропол", 141075, РОССИЯ, Московская область, г.Королюв, пр-кт Космонавтов, дом 17А, помещение XII. Телефон: 8(495)323-63-87, факс: 8(495)515-54-05, адрес электронной почты: metro@mail.ru.

ПРОДУКЦИЯ: Набор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЛК 1.00.00 в упаковке из пенопласта и картонной коробки (далее - изделие) из алюминиевых, хромированных, латунных, стальных, полимерных, древесно-стружечных, ламинированных, пластиковых, в том числе с декоративными, электропроводящими покрытиями. Состав: кресло-стул № 1 из 3 листов, стул № 2, стол № 3. Обеспечивает ответственность «Смелбел/Мебель», ОГРН: 1027802485457. Юридический адрес: РОССИЯ, 195009, г. Санкт-Петербург, Колпачковский пр., дом 15, корп. 2, литер 3, офис 326. Физический адрес: РОССИЯ, 196626, г. Санкт-Петербург, шоссе Шушары, улица Шавыгина, дом 81, литер «А». Телефон: (812)448-13-97, электронная почта: info@smple-pro.com

КОД ОК	55 2000
КОД ТН В ЕД	9403 30 9403 30 9403 80

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" пп 4.2, 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31, 5.3.1, 5.3.2, 5.4, 5.5, 6.5, 8.3, 9, ГОСТ 19917-2014 пп. 4.2, 5.2.5, 5.2.16, 5.2.18, 5.2.8, 5.3, 5.4, 5.5, 8, 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «Смелбел/Мебель», ОГРН: 1027802485457. Юридический адрес: РОССИЯ, 195009, г. Санкт-Петербург, Колпачковский пр., дом 15, корп. 2, литер 3, офис 326. Физический адрес: РОССИЯ, 196626, г. Санкт-Петербург, шоссе Шушары, улица Шавыгина, дом 81, литер «А».

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН: Общество с ограниченной ответственностью «Смелбел/Мебель», ОГРН: 1027802485457. Адрес: РОССИЯ, 195009, г. Санкт-Петербург, Колпачковский пр., дом 15, корп. 2, литер 3, офис 326. Телефон: (812)448-13-97, адрес электронной почты: info@smple-pro.com

НА ОСНОВАНИИ: приказа министерства № 678-7079-2017 от 07.04.2017 г., пп. 6, 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.32, 8.33, 8.34, 8.35, 8.36, 8.37, 8.38, 8.39, 8.40, 8.41, 8.42, 8.43, 8.44, 8.45, 8.46, 8.47, 8.48, 8.49, 8.50, 8.51, 8.52, 8.53, 8.54, 8.55, 8.56, 8.57, 8.58, 8.59, 8.60, 8.61, 8.62, 8.63, 8.64, 8.65, 8.66, 8.67, 8.68, 8.69, 8.70, 8.71, 8.72, 8.73, 8.74, 8.75, 8.76, 8.77, 8.78, 8.79, 8.80, 8.81, 8.82, 8.83, 8.84, 8.85, 8.86, 8.87, 8.88, 8.89, 8.90, 8.91, 8.92, 8.93, 8.94, 8.95, 8.96, 8.97, 8.98, 8.99, 9.00, 9.01, 9.02, 9.03, 9.04, 9.05, 9.06, 9.07, 9.08, 9.09, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.30, 9.31, 9.32, 9.33, 9.34, 9.35, 9.36, 9.37, 9.38, 9.39, 9.40, 9.41, 9.42, 9.43, 9.44, 9.45, 9.46, 9.47, 9.48, 9.49, 9.50, 9.51, 9.52, 9.53, 9.54, 9.55, 9.56, 9.57, 9.58, 9.59, 9.60, 9.61, 9.62, 9.63, 9.64, 9.65, 9.66, 9.67, 9.68, 9.69, 9.70, 9.71, 9.72, 9.73, 9.74, 9.75, 9.76, 9.77, 9.78, 9.79, 9.80, 9.81, 9.82, 9.83, 9.84, 9.85, 9.86, 9.87, 9.88, 9.89, 9.90, 9.91, 9.92, 9.93, 9.94, 9.95, 9.96, 9.97, 9.98, 9.99, 10.00.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Место внесения знака соответствия: на изделии, на ярлыке (стикере), на сопроводительной технической документации. Схема сертификации: 3.

Руководитель органа: А.Н. Бабуров
Эксперт: А.А. Бульваров

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Смелбел/Мебель», ОГРН: 1027802485457
Юридический адрес: РОССИЯ, 195009, г. Санкт-Петербург, Колпачковский пр., дом 15, корп. 2, литер 3, офис 326. Физический адрес: РОССИЯ, 196626, г. Санкт-Петербург, шоссе Шушары, улица Шавыгина, дом 81, литер «А». Телефон: (812)448-13-97, электронная почта: info@smple-pro.com

и/или индивидуальный предприниматель Каролов Дмитрий Геннадьевич
заявляет, что Набор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЛК 1.00.00 в упаковке из пенопласта и картонной коробки (далее - изделие) из алюминиевых, хромированных, латунных, стальных, полимерных, древесно-стружечных, ламинированных, пластиковых, в том числе с декоративными, электропроводящими покрытиями. Состав: кресло-стул № 1 из 3 листов, стул № 2, стол № 3. Обеспечивает ответственность «Смелбел/Мебель», ОГРН: 1027802485457. Юридический адрес: РОССИЯ, 195009, г. Санкт-Петербург, Колпачковский пр., дом 15, корп. 2, литер 3, офис 326. Физический адрес: РОССИЯ, 196626, г. Санкт-Петербург, шоссе Шушары, улица Шавыгина, дом 81, литер «А». Телефон: (812)448-13-97, электронная почта: info@smple-pro.com
Код ТН В ЕД ЕАЭС: 9403 300001, 9403 300009, 9403 301101, 9403 300009, 9403 301900, 9403 305100, 9403 309910, 9403 390000
Серебряный выпуск.

Продукция соответствует требованиям к ТУ 5621-001-5906556-2014 «Набор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЛК 1.00.00 в упаковке из пенопласта и картонной коробки», ГОСТ 16371-14 «Мебель. Общие технические условия», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежа. Общие технические условия»
соответствует требованиям
ТР ТС 025:2012 "О безопасности мебели для сидения"

Декларация о соответствии вносится на основании
протокола испытаний № 678-7079-2017 от 07.04.2017 г., пп. 6, 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.32, 8.33, 8.34, 8.35, 8.36, 8.37, 8.38, 8.39, 8.40, 8.41, 8.42, 8.43, 8.44, 8.45, 8.46, 8.47, 8.48, 8.49, 8.50, 8.51, 8.52, 8.53, 8.54, 8.55, 8.56, 8.57, 8.58, 8.59, 8.60, 8.61, 8.62, 8.63, 8.64, 8.65, 8.66, 8.67, 8.68, 8.69, 8.70, 8.71, 8.72, 8.73, 8.74, 8.75, 8.76, 8.77, 8.78, 8.79, 8.80, 8.81, 8.82, 8.83, 8.84, 8.85, 8.86, 8.87, 8.88, 8.89, 8.90, 8.91, 8.92, 8.93, 8.94, 8.95, 8.96, 8.97, 8.98, 8.99, 9.00, 9.01, 9.02, 9.03, 9.04, 9.05, 9.06, 9.07, 9.08, 9.09, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.30, 9.31, 9.32, 9.33, 9.34, 9.35, 9.36, 9.37, 9.38, 9.39, 9.40, 9.41, 9.42, 9.43, 9.44, 9.45, 9.46, 9.47, 9.48, 9.49, 9.50, 9.51, 9.52, 9.53, 9.54, 9.55, 9.56, 9.57, 9.58, 9.59, 9.60, 9.61, 9.62, 9.63, 9.64, 9.65, 9.66, 9.67, 9.68, 9.69, 9.70, 9.71, 9.72, 9.73, 9.74, 9.75, 9.76, 9.77, 9.78, 9.79, 9.80, 9.81, 9.82, 9.83, 9.84, 9.85, 9.86, 9.87, 9.88, 9.89, 9.90, 9.91, 9.92, 9.93, 9.94, 9.95, 9.96, 9.97, 9.98, 9.99, 10.00.

Декларация вносится
ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" пп 4.2, 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31, 5.3.1, 5.3.2, 5.4, 5.5, 6.5, 8.3, 9, ГОСТ 19917-2014 пп. 4.2, 5.2.5, 5.2.16, 5.2.18, 5.2.8, 5.3, 5.4, 5.5, 8, 9. Изделия мебели должны храниться в закрытом помещении, при транспортировке не выше +2 °С и относительной влажности воздуха не выше 45% и 70%. Гарантийный срок эксплуатации мебели составляет - 18 месяцев, стульев, табуретов - 12 месяцев.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации до 09.04.2020

Индивидуальность: Каролов Дмитрий Геннадьевич
(И.П.)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU.Д.РУ.МД3.В.01269
Дата регистрации декларации о соответствии: 10.04.2017



**Табурет лабораторный ДЕКО
ГОСТ 16371-2014**

1. Назначение

Табурет предназначен для использования в лабораториях различного профиля.

2. Технические данные

2.1. Габаритные размеры изделия в сборе, мм:

- Диаметр – 640 мм.
- Высота – 500...690 мм.
- Диаметр сиденья – 340 мм.

Материал сиденья – литой полиуретан чёрного цвета.

Масса – не более 8 кг.

2.2. Описание

Сиденье табурета представляет собой диск из полиуретана, позволяющего работать в агрессивных средах, а так же в условиях знакопеременных нагрузок и температур.

Основой изделия является пластиковое пятилучье на пластиковых опорах, фиксирующее в вертикальном положении металлический газлифт.






Пятилучье комплектуется на выбор пластиковыми роликами, либо стационарными опорами.

2.3. Комплектация

В *дополнительную комплектацию* стола входят:

- Высокий газлифт (регулировка по высоте 570...820 мм);
- Хромированное пятилучье;
- Опорное кольцо для ног (с регулировкой по высоте);
- Прорезиненные ролики;
- Стационарные опоры (как дополнительный комплект к пластиковым роликам).

3. Комплект поставки

№	1	2	
Наименование	Пятилучье пластиковое	Пластиковые ролики	Стационарные опоры
			
Кол-во	1 шт.	5 шт.	
№	3	4	
Наименование	Газлифт	Сиденье с пластирой в сборе	
			
Кол-во	1 шт.	1 шт.	

4. Подготовка к сборке

- 4.1. Распаковать табурет, проверить целостность покрытия;
- 4.2. Проверить комплектность;
- 4.3. Осуществить сборку согласно инструкции.

5. Схема сборки



Рис. 1. Основание табурета

6. Инструкция по сборке стула

- 6.1. Собрать основание табурета, вставив в пятилучье опоры и газлифт (Рис. 1).
- 6.2. Установить на газлифт сиденье табурета.

7. Инструкция по обслуживанию

Уборка пыли, грязи с поверхностей стула с использованием обычных моющих не абразивных средств.

8. Правила эксплуатации

- 8.1. Стул должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C и относительной влажности от 45% до 80%.
- 8.2. Сиденье и основание изделия устойчивы к воздействию щелочных моющих бытовых средств, а также к санитарно-гигиеническим моющим средствам, допустимым для каждого вида материалов индивидуально.
- 8.3. Допустимая нагрузка на изделие при правильной эксплуатации не должна превышать 120 кг.

Свидетельство о приёмке:

Табурет лабораторный ДЕКО

Наименование и обозначение

Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации

Начальник ОТК

МП

Подпись

Расшифровка

Дата

ВНИМАНИЕ!

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

Транспортировка и хранение

1. Изделия транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а так же в контейнерах.
2. Транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
3. Изделия транспортируются в упаковке Предприятия-изготовителя при температуре от -25°C до +50°C и относительной влажности 80%.
4. Упаковка выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014 и «Рекомендациями по организации производства мебели и поставке её торгующим организациям в разобранном виде» (из гофрокартона – для ламинированных деталей, из полиэтилена – для металлических рам).
5. Изделия должны храниться в упакованном виде в сухих крытых помещениях, при температуре воздуха от +2°C до +35°C и относительной влажности от 45% до 70%, в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Полы в помещениях должны быть горизонтальные и ровные, изолированные от влаги.
6. При хранении и транспортировании изделия не должны испытывать воздействия нагрузок, приводящих к остаточным деформациям.
7. Изделия, транспортируемые при температуре от 0 до 10°C, допускается распаковывать не менее чем через 24 ч, а при температуре ниже 0°C – не менее чем через 48 ч после переноса их в теплое помещение. Снятие упаковки с полипропиленовых изделий производят при температуре не ниже 15°C.

Правила отгрузки товара со склада ООО «СпецБалтМебель»

1. Отгрузка товара

1.1. Отгрузка товара осуществляется:

- Юридическим лицам – при наличии доверенности, паспорта и печати организации;
- Физическим лицам – при наличии паспорта.

1.2. Отгрузка товара на условиях самовывоза осуществляется со склада ООО «СпецБалтМебель» представителю транспортной компании по заявке ООО «СпецБалтМебель» или представителю транспортной компании по заявке Покупателя.

Адрес, режим работы склада и карту проезда вы можете посмотреть на нашем сайте *Simple-PRO.com* в разделе «Контакты».

Подача груза осуществляется только на борт автотранспортного средства. Распределение, установка, закрепление груза в кузове осуществляется силами водителя/перевозчика/экспедитора.

1.3. Отгрузка товара наёмным транспортом:

- Дату и время доставки Покупатель согласовывает с отделом логистики;
- Доставка осуществляется до подъезда на адрес, указанный при оформлении заказа. Приём-передача товара осуществляется у автотранспорта

Перевозчика. Выгрузка, подъём на этаж, сборка и прочее – не входит в услугу доставки и осуществляется силами и за счёт покупателя;

- Время ожидания водителем-экспедитором Покупателя по адресу доставки составляет не более 20 минут, повторная доставка товара Покупателю (вне зависимости от суммы заказа) оплачивается Покупателем повторно.

2. Приёмка товара покупателем

При приёмке товара Покупатель должен проверить соответствие маркировки и количество получаемого товара по накладной, а также осмотреть целостность упаковки Товара. В случае нарушения упаковки проверить целостность товара и составить коммерческий акт о повреждении груза в присутствии представителя транспортной компании.

LAB-OBORUDOVANIE.RU

Гарантийные обязательства

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 и ТО 5621-001-58905556-2014 при соблюдении правил эксплуатации, хранения, сборки (для изделий, поставляемых в разобранном виде) и транспортирования.
2. Гарантийный срок эксплуатации – 3 года, для моделей с использованием полипропилена или полиуретана, в том числе: Шкаф вытяжной химический модели ШВП, Шкаф для реактивов кислотостойкий модели ШРП, Мойка химическая СМС-ПВ, Стул GEMA – 5 лет с момента продажи (отгрузки).
3. В течение гарантийного срока эксплуатации Предприятие-изготовитель обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения производственных недостатков. Для этого Потребитель должен составить акт установленного образца о необходимости ремонта и направить Предприятию-изготовителю.
4. Недостатки мебели или деталей, образовавшиеся вследствие нарушения порядка или технологии сборки, не являются гарантийным случаем и устраняются за счет Потребителя.
5. Все предъявляемые Потребителем рекламации по нарушению комплектации изделия принимаются в течение 14 дней с момента получения.
6. Срок службы изделия 10 лет.

LAB-OBORUDOVANIE.RU