

Simple[®]pro

ЗАВОД
ЛАБОРАТОРНОЙ
МЕБЕЛИ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

LAB-OBORUDOVANIE.RU

ООО «СпецБалтМебель»
г. Санкт-Петербург

СОДЕРЖАНИЕ

I. ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Назначение
2. Технические данные
3. Комплект поставки
4. Подготовка к сборке
5. Схема сборки
6. Инструкция по сборке
7. Инструкция по обслуживанию
8. Правила эксплуатации

II. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

III. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.003.18.00032
Срок действия с 11.04.2017 по 10.04.2020
№ 0026618

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ: ргг. № В.А.РУ.11МН3 АНО "Центр сертификации и испытаний "Метролит", 141075, РОССИЯ, Московская область, г. Королюк, пр-кт Космонавтов, дом 17А, помещение XII. Телефон: 8(495)323-63-87, факс: 8(495)515-54-05, адрес электронной почты: metro@metrolit.ru

ПРОДУКЦИЯ: Набор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЛК 1.00.00 в упаковке из пенопласта и картона с защитными обертками и транспортной документацией (технические условия, паспорт, инструкция по сборке). Система хранения из 3 ящиков (номер: 0403.30, 0403.30, 0403.30, 0403.30) для хранения лабораторной мебели Simple PRO пр. ЛК 1.00.00 в упаковке из пенопласта и картона. Технические условия: Сертификат № 0026618

КОД ОК	КОД ТН В ЕД
562000	9403 30
	9403 30
	9403 30
	9403 30

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" пп 4.2, 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31, 5.3.1, 5.3.2, 5.4, 5.5, 6.5, 8.3, 9, ГОСТ 19917-2014 пп. 4.2, 5.2.5, 5.2.16, 5.2.18, 5.2.8, 5.3, 5.4, 5.5, 8, 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «Свайлант/Мебель», ОГРН: 1027802485457. Юридический адрес: РОССИЯ, 195009, г. Санкт-Петербург, Колпачковский пр., дом 15, корпус 2, литер 3, офис 326. Физический адрес: РОССИЯ, 196626, г. Санкт-Петербург, шоссе Шушары, улица Шавыкина, дом 81, литер «А». Телефон: (812)448-13-97, электронная почта: info@swaylant.ru

СЕРТИФИКАТ № 0026618: Общество с ограниченной ответственностью «Свайлант/Мебель», ОГРН: 1027802485457. Адрес: РОССИЯ, 195009, г. Санкт-Петербург, Колпачковский пр., дом 15, корпус 2, литер 3, офис 326. Телефон: (812)448-13-97, адрес электронной почты: info@swaylant.ru

НА ОСНОВАНИИ: приказа министерства № 678-078-2017 от 07.06.2017 г., пп. 6, 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.32, 8.33, 8.34, 8.35, 8.36, 8.37, 8.38, 8.39, 8.40, 8.41, 8.42, 8.43, 8.44, 8.45, 8.46, 8.47, 8.48, 8.49, 8.50, 8.51, 8.52, 8.53, 8.54, 8.55, 8.56, 8.57, 8.58, 8.59, 8.60, 8.61, 8.62, 8.63, 8.64, 8.65, 8.66, 8.67, 8.68, 8.69, 8.70, 8.71, 8.72, 8.73, 8.74, 8.75, 8.76, 8.77, 8.78, 8.79, 8.80, 8.81, 8.82, 8.83, 8.84, 8.85, 8.86, 8.87, 8.88, 8.89, 8.90, 8.91, 8.92, 8.93, 8.94, 8.95, 8.96, 8.97, 8.98, 8.99, 9.00, 9.01, 9.02, 9.03, 9.04, 9.05, 9.06, 9.07, 9.08, 9.09, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.30, 9.31, 9.32, 9.33, 9.34, 9.35, 9.36, 9.37, 9.38, 9.39, 9.40, 9.41, 9.42, 9.43, 9.44, 9.45, 9.46, 9.47, 9.48, 9.49, 9.50, 9.51, 9.52, 9.53, 9.54, 9.55, 9.56, 9.57, 9.58, 9.59, 9.60, 9.61, 9.62, 9.63, 9.64, 9.65, 9.66, 9.67, 9.68, 9.69, 9.70, 9.71, 9.72, 9.73, 9.74, 9.75, 9.76, 9.77, 9.78, 9.79, 9.80, 9.81, 9.82, 9.83, 9.84, 9.85, 9.86, 9.87, 9.88, 9.89, 9.90, 9.91, 9.92, 9.93, 9.94, 9.95, 9.96, 9.97, 9.98, 9.99, 10.00

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Место внесения знака соответствия: на изделии, на ярлыке (этикетке), на сопроводительной технической документации. Схема сертификации: 3.

Руководитель органа: А.Н. Бабуров
Эксперт: А.А. Буланов

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Свайлант/Мебель», ОГРН: 1027802485457
Юридический адрес: РОССИЯ, 195009, г. Санкт-Петербург, Колпачковский пр., дом 15, корпус 2, литер 3, офис 326. Физический адрес: РОССИЯ, 196626, г. Санкт-Петербург, шоссе Шушары, улица Шавыкина, дом 81, литер «А». Телефон: (812)448-13-97, электронная почта: info@swaylant.ru

и/или генеральный директор Каролов Дмитрий Геннадьевич

заявляет, что Набор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЛК 1.00.00 в упаковке из пенопласта и картона с защитными обертками и транспортной документацией (технические условия, паспорт, инструкция по сборке) из ассортимента производственно-строительных планов, листового стекла, листового закаленного поликарбоната, в том числе с декоративными электропроводящими покрытиями. Составная информация № 1 из 3 листов, информация: Общество с ограниченной ответственностью «Свайлант/Мебель», ОГРН: 1027802485457. Юридический адрес: РОССИЯ, 195009, г. Санкт-Петербург, Колпачковский пр., дом 15, корпус 2, литер 3, офис 326. Физический адрес: РОССИЯ, 196626, г. Санкт-Петербург, шоссе Шушары, улица Шавыкина, дом 81, литер «А». Телефон: (812)448-13-97, электронная почта: info@swaylant.ru

Код ТН В ЕД ЕАЭС: 9403 300001, 9403 300009, 9403 301101, 9403 300009, 9403 301900, 9403 305100, 9403 309910, 9403 390000

Серийный выпуск:
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 5621-001-5906556-2014 «Набор лабораторной мебели Simple PRO пр. ЛК 1.00.00 в упаковке из пенопласта и картона», ГОСТ 16371-14 «Мебель. Общие технические условия», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для хранения и хранения. Общие технические условия»

соответствует требованиям
ТР ТС 025:2012 "О безопасности мебели для производства"

Декларация о соответствии вносится на основании
протокола испытаний № 678-078-2017 от 07.06.2017 г., пп. 6, 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.32, 8.33, 8.34, 8.35, 8.36, 8.37, 8.38, 8.39, 8.40, 8.41, 8.42, 8.43, 8.44, 8.45, 8.46, 8.47, 8.48, 8.49, 8.50, 8.51, 8.52, 8.53, 8.54, 8.55, 8.56, 8.57, 8.58, 8.59, 8.60, 8.61, 8.62, 8.63, 8.64, 8.65, 8.66, 8.67, 8.68, 8.69, 8.70, 8.71, 8.72, 8.73, 8.74, 8.75, 8.76, 8.77, 8.78, 8.79, 8.80, 8.81, 8.82, 8.83, 8.84, 8.85, 8.86, 8.87, 8.88, 8.89, 8.90, 8.91, 8.92, 8.93, 8.94, 8.95, 8.96, 8.97, 8.98, 8.99, 9.00, 9.01, 9.02, 9.03, 9.04, 9.05, 9.06, 9.07, 9.08, 9.09, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.30, 9.31, 9.32, 9.33, 9.34, 9.35, 9.36, 9.37, 9.38, 9.39, 9.40, 9.41, 9.42, 9.43, 9.44, 9.45, 9.46, 9.47, 9.48, 9.49, 9.50, 9.51, 9.52, 9.53, 9.54, 9.55, 9.56, 9.57, 9.58, 9.59, 9.60, 9.61, 9.62, 9.63, 9.64, 9.65, 9.66, 9.67, 9.68, 9.69, 9.70, 9.71, 9.72, 9.73, 9.74, 9.75, 9.76, 9.77, 9.78, 9.79, 9.80, 9.81, 9.82, 9.83, 9.84, 9.85, 9.86, 9.87, 9.88, 9.89, 9.90, 9.91, 9.92, 9.93, 9.94, 9.95, 9.96, 9.97, 9.98, 9.99, 10.00

Декларация вносится
ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" пп 4.2, 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31, 5.3.1, 5.3.2, 5.4, 5.5, 6.5, 8.3, 9, ГОСТ 19917-2014 пп. 4.2, 5.2.5, 5.2.16, 5.2.18, 5.2.8, 5.3, 5.4, 5.5, 8, 9. Изделия мебели должны храниться в закрытом помещении, при транспортировке не выше +2 °С и относительной влажности воздуха не выше 45% и 70%. Гарантийный срок эксплуатации мебели (включая упаковку) - 18 месяцев, включая гарантийный - 12 месяцев.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации до 09.04.2020

Исполнитель: Каролов Дмитрий Геннадьевич
(И.О.)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU.01.MH3.01.0109
Дата регистрации декларации о соответствии: 10.04.2017



Стол письменный
(ЛК-1200 С, ЛК-1500 С)
ГОСТ 16371-2014

1. Назначение

Стол письменный (компьютерный) модели С предназначен для использования в лабораториях различного профиля.

2. Технические данные

2.1. Размеры

Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Масса изделия, кг
ЛК-1200 С	1200×600×750	27
ЛК-1500 С	1500×600×750	30

2.2. Описание

Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из:

- Двух боковых опор, выполненных из ламинированной ДСП толщиной 16 мм, обработанной противоударным пластиком (PVC) серого цвета толщиной 2 мм;
- Царги, выполненной из ламинированной ДСП толщиной 16 мм, обработанной противоударным пластиком (PVC) толщиной 0,5 мм.

Рабочая поверхность стола

- Выполнена из ламинированной ДСП толщиной 16 мм, обработанной противоударным пластиком (PVC) серого цвета толщиной 2 мм;
- Сохраняет свои свойства при кратковременном воздействии разбавленных кислот, щелочей и органических растворителей;
- Выдерживает кратковременное воздействие температуры до 100°C.

Цвет изделия может быть белым либо серым.

Используемые ДСП материалы не превышают класса эмиссии формальдегида E1.

2.3. Комплектация

В *стандартную комплектацию* стола входят:

- Регулируемые опоры.

В *дополнительную комплектацию* стола входят:

- Подкатные тумбы;

- Выдвижная полка под клавиатуру;
- Подставка под системный блок.

3. Комплект поставки

№	1	2
Наименование	Шток эксцентрика	Регулируемые опоры
		
Кол-во	13 шт.	4 шт.

4. Подготовка к сборке

- 4.1. Распаковать стол, проверить целостность покрытия;
- 4.2. Проверить комплектность;
- 4.3. Осуществить сборку согласно инструкции.

5. Схема сборки



Рис. 1.

6. Инструкция по сборке стола

Для сборки необходимо: шуруповёрт (отвёртка).

- 6.1. Вкрутить штоки эксцентриков в соответствующие отверстия в деталях изделия;
- 6.2. Соединить боковины с царгой, зафиксировать штоки в эксцентриках поворотом винта;
- 6.3. Установить рабочую поверхность, зафиксировать штоки в эксцентриках поворотом винта;

6.4. Установить регулируемые опоры во втулки на основаниях боковин, выставить изделие по уровню.

7. Инструкция по обслуживанию

Рекомендуется проводить периодическое обслуживание:

- Визуальный осмотр – ежемесячно;
- Уборка пыли, грязи с поверхностей изделия с использованием обычных моющих не абразивных средств.

8. Правила эксплуатации

- 8.1. Стол должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C и относительной влажности от 45% до 75%.
- 8.2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности, а также от воздействия химических реагентов и их паров.
- 8.3. Нагрузка на стол не должна превышать 70 кг.

Свидетельство о приёмке:

Стол письменный

Наименование и обозначение

Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации

Начальник ОТК

МП

Подпись

Расшифровка

Дата

ВНИМАНИЕ!

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

Транспортировка и хранение

1. Изделия транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а так же в контейнерах.
2. Транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
3. Изделия транспортируются в упаковке Предприятия-изготовителя при температуре от -25°C до +50°C и относительной влажности 80%.
4. Упаковка выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014 и «Рекомендациями по организации производства мебели и поставке её торгующим организациям в разобранном виде» (из гофрокартона – для ламинированных деталей, из полиэтилена – для металлических рам).
5. Изделия должны храниться в упакованном виде в сухих крытых помещениях, при температуре воздуха от +2°C до +35°C и относительной влажности от 45% до 70%, в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Полы в помещениях должны быть горизонтальные и ровные, изолированные от влаги.
6. При хранении и транспортировании изделия не должны испытывать воздействия нагрузок, приводящих к остаточным деформациям.
7. Изделия, транспортируемые при температуре от 0 до 10°C, допускается распаковывать не менее чем через 24 ч, а при температуре ниже 0°C – не менее чем через 48 ч после переноса их в теплое помещение. Снятие упаковки с полипропиленовых изделий производят при температуре не ниже 15°C.

Правила отгрузки товара со склада ООО «СпецБалтМебель»

1. Отгрузка товара

1.1. Отгрузка товара осуществляется:

- Юридическим лицам – при наличии доверенности, паспорта и печати организации;
- Физическим лицам – при наличии паспорта.

1.2. Отгрузка товара на условиях самовывоза осуществляется со склада ООО «СпецБалтМебель» представителю транспортной компании по заявке ООО «СпецБалтМебель» или представителю транспортной компании по заявке Покупателя.

Адрес, режим работы склада и карту проезда вы можете посмотреть на нашем сайте *Simple-PRO.com* в разделе «Контакты».

1.3. Подача груза осуществляется только на борт автотранспортного средства.

Распределение, установка, закрепление груза в кузове осуществляется силами водителя/перевозчика/экспедитора.

1.4. Отгрузка товара наёмным транспортом:

- Дату и время доставки Покупатель согласовывает с отделом логистики;
- Доставка осуществляется до подъезда на адрес, указанный при оформлении заказа. Приём-передача товара осуществляется у автотранспорта

Перевозчика. Выгрузка, подъём на этаж, сборка и прочее – не входит в услугу доставки и осуществляется силами и за счёт покупателя;

- Время ожидания водителем-экспедитором Покупателя по адресу доставки составляет не более 20 минут, повторная доставка товара Покупателю (вне зависимости от суммы заказа) оплачивается Покупателем повторно.

2. Приёмка товара покупателем

При приёмке товара Покупатель должен проверить соответствие маркировки и количество получаемого товара по накладной, а также осмотреть целостность упаковки Товара. В случае нарушения упаковки проверить целостность товара и составить коммерческий акт о повреждении груза в присутствии представителя транспортной компании.

LAB-OBORUDOVANIE.RU

Гарантийные обязательства

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 и ТО 5621-001-58905556-2014 при соблюдении правил эксплуатации, хранения, сборки (для изделий, поставляемых в разобранном виде) и транспортирования.
2. Гарантийный срок эксплуатации – 3 года, для моделей с использованием полипропилена или полиуретана, в том числе: Шкаф вытяжной химический модели ШВП, Шкаф для реактивов кислотостойкий модели ШРП, Мойка химическая СМС-ПВ, Стул GEMA – 5 лет с момента продажи (отгрузки).
3. В течение гарантийного срока эксплуатации Предприятие-изготовитель обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения производственных недостатков. Для этого Потребитель должен составить акт установленного образца о необходимости ремонта и направить Предприятию-изготовителю.
4. Недостатки мебели или деталей, образовавшиеся вследствие нарушения порядка или технологии сборки, не являются гарантийным случаем и устраняются за счет Потребителя.
5. Все предъявляемые Потребителем рекламации по нарушению комплектации изделия принимаются в течение 14 дней с момента получения.
6. Срок службы изделия 10 лет.

LAB-OBORUDOVANIE.RU