

Simple[®] pro

ЗАВОД
ЛАБОРАТОРНОЙ
МЕБЕЛИ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

LAB-OBORUDOVANIE.RU

ООО «СпецБалтМебель»
г. Санкт-Петербург

СОДЕРЖАНИЕ

I. ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Назначение
2. Технические данные
3. Комплект поставки
4. Подготовка к сборке
5. Схема сборки
6. Инструкция по сборке
7. Инструкция по обслуживанию
8. Правила эксплуатации

II. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

III. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р	
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ	
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ	
№ РОСС RU.М03.11МН3 АДО "Центр сертификации и испытаний "МетроМ", 141075, РОССИЯ, Московская область, г. Королев, проспект Комсомольский, д.17А, помещение XII. Телефон +7(495)323-63-87, факс +7(495)813-54-05, адрес электронной почты гипотека@mail.ru.	
Срок действия с 11.04.2017 по 10.04.2029 № 0026618	
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ пер. № RA.RU.11МН3 АДО "Центр сертификации и испытаний "МетроМ", 141075, РОССИЯ, Московская область, г. Королев, проспект Комсомольский, д.17А, помещение XII. Телефон +7(495)323-63-87, факс +7(495)813-54-05, адрес электронной почты гипотека@mail.ru.	
ПРОДУКТИКИ Набор лабораторий мебели №19РД пр. ДК 1.00.00 и изделия из него (за исключением мебели медицинской лаборатории) и измерительных приборов, комплектующих для них, элементов конструкций, в том числе измерительных электронно-измерительных приборов. Сроки от производства из 3 лет (также 16.09.2016, 03.07.2017, 09.03.2018), 10.12.2018-09.09.2019 «Набор лабораторий мебели №19РД пр. ДК 1.00.00 и изделия из него. Техническое описание» Сертификат №0026618.	
код СИ	56 2000
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» ип.4.2, 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31, 5.3.1, 5.3.2, 5.4, 5.5, 6.5, 8.3, 9, ГОСТ 19917-2014 ип. 4.2, 5.2.5, 5.2.16, 5.2.18, 5.2.8, 5.3, 5.4, 5.5, 8, 9	
код ТН ВЭД	9403 30 9401 30 9403 20 9403 89
ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СтандартМебель». ОГРН 1027802485457. Юридический адрес: РОССИЯ, 191009, г.Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., дом 15, корп. 2, литер 3, офис 126. Фактический адрес: РОССИЯ, 196626, г.Санкт-Петербург, улица Шушары, дом 81, литер 4б. Телефон: +7(812)348-13-97, адрес электронной почты info@stardart-mebel.ru.	
НА ОСНОВАНИИ прописанного в п.6.1 ГОСТ 16371-2014 ип. 4.2, 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31, 5.3.1, 5.3.2, 5.4, 5.5, 6.5, 8.3, 9.02.02.2016 по 02.02.2017, присвоенный № 2884.07.07 от 06.04.2017г. Полномочия поверенного Фирмы ТОО "КасСерТест" в городе Чебоксары Республики Чувашия, ит. акт № 42.01.00.1699, от 02.02.2016 по 02.02.2017, осуществлены в соответствии с ТС ИСО/IEC МЭI 17.01.01/02.01.01/02.01.02.01.03/02.01.04/02.01.05/02.01.06/02.01.07/02.01.08/02.01.09/02.01.10/02.01.11/02.01.12/02.01.13/02.01.14/02.01.15/02.01.16/02.01.17/02.01.18/02.01.19/02.01.20/02.01.21/02.01.22/02.01.23/02.01.24/02.01.25/02.01.26/02.01.27/02.01.28/02.01.29/02.01.30/02.01.31/02.01.32/02.01.33/02.01.34/02.01.35/02.01.36/02.01.37/02.01.38/02.01.39/02.01.40/02.01.41/02.01.42/02.01.43/02.01.44/02.01.45/02.01.46/02.01.47/02.01.48/02.01.49/02.01.50/02.01.51/02.01.52/02.01.53/02.01.54/02.01.55/02.01.56/02.01.57/02.01.58/02.01.59/02.01.60/02.01.61/02.01.62/02.01.63/02.01.64/02.01.65/02.01.66/02.01.67/02.01.68/02.01.69/02.01.70/02.01.71/02.01.72/02.01.73/02.01.74/02.01.75/02.01.76/02.01.77/02.01.78/02.01.79/02.01.80/02.01.81/02.01.82/02.01.83/02.01.84/02.01.85/02.01.86/02.01.87/02.01.88/02.01.89/02.01.90/02.01.91/02.01.92/02.01.93/02.01.94/02.01.95/02.01.96/02.01.97/02.01.98/02.01.99/02.01.100/02.01.101/02.01.102/02.01.103/02.01.104/02.01.105/02.01.106/02.01.107/02.01.108/02.01.109/02.01.110/02.01.111/02.01.112/02.01.113/02.01.114/02.01.115/02.01.116/02.01.117/02.01.118/02.01.119/02.01.120/02.01.121/02.01.122/02.01.123/02.01.124/02.01.125/02.01.126/02.01.127/02.01.128/02.01.129/02.01.130/02.01.131/02.01.132/02.01.133/02.01.134/02.01.135/02.01.136/02.01.137/02.01.138/02.01.139/02.01.140/02.01.141/02.01.142/02.01.143/02.01.144/02.01.145/02.01.146/02.01.147/02.01.148/02.01.149/02.01.150/02.01.151/02.01.152/02.01.153/02.01.154/02.01.155/02.01.156/02.01.157/02.01.158/02.01.159/02.01.160/02.01.161/02.01.162/02.01.163/02.01.164/02.01.165/02.01.166/02.01.167/02.01.168/02.01.169/02.01.170/02.01.171/02.01.172/02.01.173/02.01.174/02.01.175/02.01.176/02.01.177/02.01.178/02.01.179/02.01.180/02.01.181/02.01.182/02.01.183/02.01.184/02.01.185/02.01.186/02.01.187/02.01.188/02.01.189/02.01.190/02.01.191/02.01.192/02.01.193/02.01.194/02.01.195/02.01.196/02.01.197/02.01.198/02.01.199/02.01.200/02.01.201/02.01.202/02.01.203/02.01.204/02.01.205/02.01.206/02.01.207/02.01.208/02.01.209/02.01.210/02.01.211/02.01.212/02.01.213/02.01.214/02.01.215/02.01.216/02.01.217/02.01.218/02.01.219/02.01.220/02.01.221/02.01.222/02.01.223/02.01.224/02.01.225/02.01.226/02.01.227/02.01.228/02.01.229/02.01.230/02.01.231/02.01.232/02.01.233/02.01.234/02.01.235/02.01.236/02.01.237/02.01.238/02.01.239/02.01.240/02.01.241/02.01.242/02.01.243/02.01.244/02.01.245/02.01.246/02.01.247/02.01.248/02.01.249/02.01.250/02.01.251/02.01.252/02.01.253/02.01.254/02.01.255/02.01.256/02.01.257/02.01.258/02.01.259/02.01.260/02.01.261/02.01.262/02.01.263/02.01.264/02.01.265/02.01.266/02.01.267/02.01.268/02.01.269/02.01.270/02.01.271/02.01.272/02.01.273/02.01.274/02.01.275/02.01.276/02.01.277/02.01.278/02.01.279/02.01.280/02.01.281/02.01.282/02.01.283/02.01.284/02.01.285/02.01.286/02.01.287/02.01.288/02.01.289/02.01.290/02.01.291/02.01.292/02.01.293/02.01.294/02.01.295/02.01.296/02.01.297/02.01.298/02.01.299/02.01.300/02.01.301/02.01.302/02.01.303/02.01.304/02.01.305/02.01.306/02.01.307/02.01.308/02.01.309/02.01.310/02.01.311/02.01.312/02.01.313/02.01.314/02.01.315/02.01.316/02.01.317/02.01.318/02.01.319/02.01.320/02.01.321/02.01.322/02.01.323/02.01.324/02.01.325/02.01.326/02.01.327/02.01.328/02.01.329/02.01.330/02.01.331/02.01.332/02.01.333/02.01.334/02.01.335/02.01.336/02.01.337/02.01.338/02.01.339/02.01.340/02.01.341/02.01.342/02.01.343/02.01.344/02.01.345/02.01.346/02.01.347/02.01.348/02.01.349/02.01.350/02.01.351/02.01.352/02.01.353/02.01.354/02.01.355/02.01.356/02.01.357/02.01.358/02.01.359/02.01.360/02.01.361/02.01.362/02.01.363/02.01.364/02.01.365/02.01.366/02.01.367/02.01.368/02.01.369/02.01.370/02.01.371/02.01.372/02.01.373/02.01.374/02.01.375/02.01.376/02.01.377/02.01.378/02.01.379/02.01.380/02.01.381/02.01.382/02.01.383/02.01.384/02.01.385/02.01.386/02.01.387/02.01.388/02.01.389/02.01.390/02.01.391/02.01.392/02.01.393/02.01.394/02.01.395/02.01.396/02.01.397/02.01.398/02.01.399/02.01.400/02.01.401/02.01.402/02.01.403/02.01.404/02.01.405/02.01.406/02.01.407/02.01.408/02.01.409/02.01.410/02.01.411/02.01.412/02.01.413/02.01.414/02.01.415/02.01.416/02.01.417/02.01.418/02.01.419/02.01.420/02.01.421/02.01.422/02.01.423/02.01.424/02.01.425/02.01.426/02.01.427/02.01.428/02.01.429/02.01.430/02.01.431/02.01.432/02.01.433/02.01.434/02.01.435/02.01.436/02.01.437/02.01.438/02.01.439/02.01.440/02.01.441/02.01.442/02.01.443/02.01.444/02.01.445/02.01.446/02.01.447/02.01.448/02.01.449/02.01.450/02.01.451/02.01.452/02.01.453/02.01.454/02.01.455/02.01.456/02.01.457/02.01.458/02.01.459/02.01.460/02.01.461/02.01.462/02.01.463/02.01.464/02.01.465/02.01.466/02.01.467/02.01.468/02.01.469/02.01.470/02.01.471/02.01.472/02.01.473/02.01.474/02.01.475/02.01.476/02.01.477/02.01.478/02.01.479/02.01.480/02.01.481/02.01.482/02.01.483/02.01.484/02.01.485/02.01.486/02.01.487/02.01.488/02.01.489/02.01.490/02.01.491/02.01.492/02.01.493/02.01.494/02.01.495/02.01.496/02.01.497/02.01.498/02.01.499/02.01.500/02.01.501/02.01.502/02.01.503/02.01.504/02.01.505/02.01.506/02.01.507/02.01.508/02.01.509/02.01.510/02.01.511/02.01.512/02.01.513/02.01.514/02.01.515/02.01.516/02.01.517/02.01.518/02.01.519/02.01.520/02.01.521/02.01.522/02.01.523/02.01.524/02.01.525/02.01.526/02.01.527/02.01.528/02.01.529/02.01.530/02.01.531/02.01.532/02.01.533/02.01.534/02.01.535/02.01.536/02.01.537/02.01.538/02.01.539/02.01.540/02.01.541/02.01.542/02.01.543/02.01.544/02.01.545/02.01.546/02.01.547/02.01.548/02.01.549/02.01.550/02.01.551/02.01.552/02.01.553/02.01.554/02.01.555/02.01.556/02.01.557/02.01.558/02.01.559/02.01.560/02.01.561/02.01.562/02.01.563/02.01.564/02.01.565/02.01.566/02.01.567/02.01.568/02.01.569/02.01.570/02.01.571/02.01.572/02.01.573/02.01.574/02.01.575/02.01.576/02.01.577/02.01.578/02.01.579/02.01.580/02.01.581/02.01.582/02.01.583/02.01.584/02.01.585/02.01.586/02.01.587/02.01.588/02.01.589/02.01.590/02.01.591/02.01.592/02.01.593/02.01.594/02.01.595/02.01.596/02.01.597/02.01.598/02.01.599/02.01.600/02.01.601/02.01.602/02.01.603/02.01.604/02.01.605/02.01.606/02.01.607/02.01.608/02.01.609/02.01.610/02.01.611/02.01.612/02.01.613/02.01.614/02.01.615/02.01.616/02.01.617/02.01.618/02.01.619/02.01.620/02.01.621/02.01.622/02.01.623/02.01.624/02.01.625/02.01.626/02.01.627/02.01.628/02.01.629/02.01.630/02.01.631/02.01.632/02.01.633/02.01.634/02.01.635/02.01.636/02.01.637/02.01.638/02.01.639/02.01.640/02.01.641/02.01.642/02.01.643/02.01.644/02.01.645/02.01.646/02.01.647/02.01.648/02.01.649/02.01.650/02.01.651/02.01.652/02.01.653/02.01.654/02.01.655/02.01.656/02.01.657/02.01.658/02.01.659/02.01.660/02.01.661/02.01.662/02.01.663/02.01.664/02.01.665/02.01.666/02.01.667/02.01.668/02.01.669/02.01.670/02.01.671/02.01.672/02.01.673/02.01.674/02.01.675/02.01.676/02.01.677/02.01.678/02.01.679/02.01.680/02.01.681/02.01.682/02.01.683/02.01.684/02.01.685/02.01.686/02.01.687/02.01.688/02.01.689/02.01.690/02.01.691/02.01.692/02.01.693/02.01.694/02.01.695/02.01.696/02.01.697/02.01.698/02.01.699/02.01.700/02.01.701/02.01.702/02.01.703/02.01.704/02.01.705/02.01.706/02.01.707/02.01.708/02.01.709/02.01.710/02.01.711/02.01.712/02.01.713/02.01.714/02.01.715/02.01.716/02.01.717/02.01.718/02.01.719/02.01.720/02.01.721/02.01.722/02.01.723/02.01.724/02.01.725/02.01.726/02.01.727/02.01.728/02.01.729/02.01.730/02.01.731/02.01.732/02.01.733/02.01.734/02.01.735/02.01.736/02.01.737/02.01.738/02.01.739/02.01.740/02.01.741/02.01.742/02.01.743/02.01.744/02.01.745/02.01.746/02.01.747/02.01.748/02.01.749/02.01.750/02.01.751/02.01.752/02.01.753/02.01.754/02.01.755/02.01.756/02.01.757/02.01.758/02.01.759/02.01.760/02.01.761/02.01.762/02.01.763/02.01.764/02.01.765/02.01.766/02.01.767/02.01.768/02.01.769/02.01.770/02.01.771/02.01.772/02.01.773/02.01.774/02.01.775/02.01.776/02.01.777/02.01.778/02.01.779/02.01.780/02.01.781/02.01.782/02.01.783/02.01.784/02.01.785/02.01.786/02.01.787/02.01.788/02.01.789/02.01.790/02.01.791/02.01.792/02.01.793/02.01.794/02.01.795/02.01.796/02.01.797/02.01.798/02.01.799/02.01.800/02.01.801/02.01.802/02.01.803/02.01.804/02.01.805/02.01.806/02.01.807/02.01.808/02.01.809/02.01.810/02.01.811/02.01.812/02.01.813/02.01.814/02.01.815/02.01.816/02.01.817/02.01.818/02.01.819/02.01.820/02.01.821/02.01.822/02.01.823/02.01.824/02.01.825/02.01.826/02.01.827/02.01.828/02.01.829/02.01.830/02.01.831/02.01.832/02.01.833/02.01.834/02.01.835/02.01.836/02.01.837/02.01.838/02.01.839/02.01.840/02.01.841/02.01.842/02.01.843/02.01.844/02.01.845/02.01.846/02.01.847/02.01.848/02.01.849/02.01.850/02.01.851/02.01.852/02.01.853/02.01.854/02.01.855/02.01.856/02.01.857/02.01.858/02.01.859/02.01.860/02.01.861/02.01.862/02.01.863/02.01.864/02.01.865/02.01.866/02.01.867/02.01.868/02.01.869/02.01.870/02.01.871/02.01.872/02.01.873/02.01.874/02.01.875/02.01.876/02.01.877/02.01.878/02.01.879/02.01.880/02.01.881/02.01.882/02.01.883/02.01.884/02.01.885/02.01.886/02.01.887/02.01.888/02.01.889/02.01.890/02.01.891/02.01.892/02.01.893/02.01.894/02.01.895/02.01.896/02.01.897/02.01.898/02.01.899/02.01.900/02.01.901/02.01.902/02.01.903/02.01.904/02.01.905/02.01.906/02.01.907/02.01.908/02.01.909/02.01.910/02.01.911/02.01.912/02.01.913/02.01.914/02.01.915/02.01.916/02.01.917/02.01.918/02.01.919/02.01.920/02.01.921/02.01.922/02.01.923/02.01.924/02.01.925/02.01.926/02.01.927/02.01.928/02.01.929/02.01.930/02.01.931/02.01.932/02.01.933/02.01.934/02.01.935/02.01.936/02.01.937/02.01.938/02.01.939/02.01.940/02.01.941/02.01.942/02.01.943/02.	



Шкаф навесной ШН
(ЛК-900 ШН, ЛК-1200 ШН, ЛК-1500 ШН, ЛК-1800 ШН)
ГОСТ 16371-2014

1. Назначение

Шкаф модели ШН предназначен для хранения документации, является навесным и крепится к стене.

2. Технические данные

2.1. Размеры

Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Максимальная масса изделия, кг
ЛК-900 ШН	900×340×700	30
ЛК-1200 ШН	1200×340×700	35
ЛК-1500 ШН	1500×340×700	45
ЛК-1800 ШН	1800×340×700	52

2.2. Описание

Корпус – ЛДСП вариант:

Шкаф выполнен из ламинированной ДСП толщиной 16 мм, обработанной противоударным пластиком (PVC) толщиной 0,5 мм. Лицевые детали обработаны противоударным пластиком (PVC) серого цвета толщиной 2 мм. Открытое отделение имеет зафиксированную полку, отделение за дверцей (в варианте 1500 и 1800 дверцы две) – регулируемую полку. Нагрузка на полку не более 7 кг.

Цвет изделия может быть белым либо серым.

Используемые ДСП материалы не превышают класса эмиссии формальдегида Е1.

Корпус – сталь вариант:

Надстройка выполнена из листовой стали толщиной 0,8 мм, окрашенной порошковой краской. Открытое и отделение за дверцей (в варианте 1500 и 1800 дверцы две) имеют регулируемую полку. Нагрузка на полку не более 7 кг.

Цвет изделия может быть белым (RAL 9016) либо серым (RAL 7035).

2.3. Комплектация

В дополнительную комплектацию стола входят:

- Замки;
- Доводчики.

3. Комплект поставки

№	1	2	3	4	5
Наименование	Шкаф настенный	Дюбель для гипрока 10x50 мм	Саморез 4x60 мм	Дюбель по бетону 6x50 мм	Саморез 4x40 мм
Кол-во					

4. Подготовка к сборке

- 4.1. Распаковать шкаф, проверить целостность покрытия;
- 4.2. Проверить комплектность;
- 4.3. Осуществить сборку согласно инструкции.

5. Инструкция по сборке стола

Для сборки необходимо: шуруповёрт.

- 5.1. Просверлить в стене на одном уровне крепёжные отверстия.
- 5.2. Установить дюбели из комплекта в просверленные отверстия.
- 5.3. Навесить шкаф, закрепить его саморезами.
- 5.4. При необходимости выровнять дверцы шкафа.
- 5.5. Завести журнал по эксплуатации, зафиксировать дату ввода в эксплуатацию.

6. Инструкция по обслуживанию

- 6.1. Зарегистрировать в журнале эксплуатации ежемесячный и ежегодный осмотр.
- 6.2. В ежемесячный осмотр входят:
 - визуальный осмотр;
 - уборка пыли, грязи с боковых стен, крыши, используя обычные моющие не абразивные средства.
- 6.3. В ежегодный осмотр входят: ежемесячный осмотр.
- 6.4. Ежегодный осмотр может быть проведен сервисной службой ООО «СпецБалтМебель».

7. Правила эксплуатации

- 7.1. Изделие должно эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C и относительной влажности от 45% до 75%.
- 7.2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности, а также от воздействия химических реагентов и их паров.

Свидетельство о приёмке:
Шкаф навесной
Наименование и обозначение

Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации

Начальник ОТК

МП

Подпись

Расшифровка

Дата

ВНИМАНИЕ!

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

Транспортировка и хранение

1. Изделия транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а так же в контейнерах.
2. Транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
3. Изделия транспортируются в упаковке Предприятия-изготовителя при температуре от -25°C до +50°C и относительной влажности 80%.
4. Упаковка выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014 и «Рекомендациями по организации производства мебели и поставке её торгующим организациям в разобранном виде» (из гофрокартона – для ламинированных деталей, из полиэтилена – для металлических рам).
5. Изделия должны храниться в упакованном виде в сухих крытых помещениях, при температуре воздуха от +2°C до +35°C и относительной влажности от 45% до 70%, в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Полы в помещениях должны быть горизонтальные и ровные, изолированные от влаги.
6. При хранении и транспортировании изделия не должны испытывать воздействия нагрузок, приводящих к остаточным деформациям.
7. Изделия, транспортируемые при температуре от 0 до 10°C, допускается распаковывать не менее чем через 24 ч, а при температуре ниже 0°C – не менее чем через 48 ч после переноса их в теплое помещение. Снятие упаковки с полипропиленовых изделий производят при температуре не ниже 15°C.

Правила отгрузки товара со склада ООО «СпецБалтМебель»

1. Отгрузка товара

- 1.1. Отгрузка товара осуществляется:
 - Юридическим лицам – при наличии доверенности, паспорта и печати организации;
 - Физическим лицам – при наличии паспорта.
- 1.2. Отгрузка товара на условиях самовывоза осуществляется со склада ООО «СпецБалтМебель» представителю транспортной компании по заявке ООО «СпецБалтМебель» или представителю транспортной компании по заявке Покупателя.

Адрес, режим работы склада и карту проезда вы можете посмотреть на нашем сайте *Simple-PRO.com* в разделе «Контакты».

- 1.3. Подача груза осуществляется только на борт автотранспортного средства. Распределение, установка, закрепление груза в кузове осуществляется силами водителя/перевозчика/экспедитора.
- 1.4. Отгрузка товара наёмным транспортом:
 - Дату и время доставки Покупатель согласовывает с отделом логистики;
 - Доставка осуществляется до подъезда на адрес, указанный при оформлении заказа. Приём-передача товара осуществляется у автотранспорта

Перевозчика. Выгрузка, подъём на этаж, сборка и прочее – не входит в услугу доставки и осуществляется силами и за счёт покупателя;

- Время ожидания водителем-экспедитором Покупателя по адресу доставки составляет не более 20 минут, повторная доставка товара Покупателю (вне зависимости от суммы заказа) оплачивается Покупателем повторно.

2. Приёмка товара покупателем

При приёмке товара Покупатель должен проверить соответствие маркировки и количество получаемого товара по накладной, а также осмотреть целостность упаковки Товара. В случае нарушения упаковки проверить целостность товара и составить коммерческий акт о повреждении груза в присутствии представителя транспортной компании.

LAB-OBORUDOVANIE.RU

Гарантийные обязательства

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 и ТО 5621-001-58905556-2014 при соблюдении правил эксплуатации, хранения, сборки (для изделий, поставляемых в разобранном виде) и транспортирования.
2. Гарантийный срок эксплуатации – 3 года, для моделей с использованием полипропилена или полиуретана, в том числе: Шкаф вытяжной химический модели ШВП, Шкаф для реактивов кислотостойкий модели ШРП, Мойка химическая СМС-ПВ, Стол GEMA – 5 лет с момента продажи (отгрузки).
3. В течение гарантийного срока эксплуатации Предприятие-изготовитель обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения производственных недостатков. Для этого Потребитель должен составить акт установленного образца о необходимости ремонта и направить Предприятию-изготовителю.
4. Недостатки мебели или деталей, образовавшиеся вследствие нарушения порядка или технологии сборки, не являются гарантийным случаем и устраняются за счет Потребителя.
5. Все предъявляемые Потребителем рекламации по нарушению комплектации изделия принимаются в течение 14 дней с момента получения.
6. Срок службы изделия 10 лет.

LAB-OBORUDOVANIE.RU