



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

LAB-OBORUDOVANIE.RU

ООО «СпецБалтМебель»
г. Санкт-Петербург

СОДЕРЖАНИЕ

I. ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Назначение
 2. Технические данные
 3. Комплект поставки
 4. Подготовка к сборке
 5. Схема сборки
 6. Инструкция по сборке
 7. Инструкция по обслуживанию
 8. Правила эксплуатации

II. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

III. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

EAD

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Зависимый, Общество с ограниченной ответственностью «СибБалтМебель», ОГРН:

Юридический адрес: РОССИЯ, 195009, г.Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., дом 11, корп. 2, литер 3, офис 326. Фактический адрес: РОССИЯ, 196626, г.Санкт-Петербург,

поселок Шумаха, улица Школьная, дом 81, литер А» Телефон: (812)448-13-97,
электронная почта: info@kroko-pro.com
в лице генерального директора Королева Дмитрия Геннадьевича

Из предыдущих электротехнических приборов. Состав см. приложение № 1 к листу АИСТИВОМПОЛЯ. Общество с ограниченной ответственностью «СоюзАльтМебель», ОГРН 102780248575, Юридический адрес: РОССИЯ, 195009, г.Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.85, корп. 2-я этаж, Здание 226, фасадный адрес: посёлок, разн. 26, г.Санкт-

Питербург, посёлок Шушары, улица Школьная, дом 81, литер 4Б. Телефон: (812)448-13-97.

электронная почта: info@complex-pro.com
Код ТН ВЭД: E49C 9403300001, 9403300009, 9403300100, 9403200009, 9403301900,
9403309100, 9403309900, 9403309000

Серийный выпуск,
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 5621-001-58905356-2014 «Набор лабораторной

мебели Simple PRO пр. ЛК 1.09.00 в издании из бумаги. Техническое описание, ГОСТ 16371-84

14 «Мебель. Общие технические условия», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для санузла и душевая. Общие технические условия»

согласовано требованиям
ТР ТС 025/2012 "О безопасности небольшой продукции"

протокола испытаний № 678-7679-2017 от 07.04.2017 г., рег. № РА.РУ.21.ЛДМ89, Испытательная лаборатория промышленной продукции АООТ «ИССИ «Метропак», от 11.04.2016, протокола

изделия № 2788.02/17 от 06.04.2017, № 201.00.02/17 от 09.04.2017. Выполненная наборная Фотоаппарат «ОК-КарГоТест» в городе Чебоксары Российской Федерации. Чувашская Республика, а/м. № 29 КЧД-06.1699, от 02.02.2016 г., сертификат соответствия № ТС РЕС-СИММЕЛ-25.01/04 от 28.05.2014 г., № 02.22.302, от 22.05.2015 г. ОК-экологических лент и

Бюллетенем оценки остатков имущества и долгов, полученным из архива АООО «Научно-исследовательский центр электротехники, связи и информатики», г. Москва, РОСС RU.0001.11M015 от 30.08.10г., остатки доказаны.

Дополнительная информация
Кодекс 140721-2014 ТЧ-Банк. Образец титульного листа № 2 из АД 525 5230 5231 531

ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" 5.1.4.2, 5.2.5, 5.2.9.0, 5.2.11, 5.3.1, 5.3.2, 5.4, 5.5, 6.5, 8.3, 9, ГОСТ 19917-2014 пп. 4.2, 5.2.5, 5.2.16, 5.2.18, 5.2.8, 5.3, 5.4, 5.5, 8,

9. Изменяя мобилизацию хранить в крытом помещении, при температуре не выше +2 °С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%. Герметичный способ транспортировки мобилизации.

содержимой влаги воздуха от 40% до 70%. Гарнитурный срок эксплуатации нового поколения - 18 месяцев, стульев, табуретов - 12 месяцев.

Документы в соответствии действительны с даты регистрации до 09.04.2020


Королев Дмитрий Геннадьевич

10001

Регистрационный номер эксклюзии в соответствии: ЕАЭС N RU-D-011МН33.В.00269

Дата регистрации лицензии: 10.04.2017

Journal of Health Politics, Policy and Law, Vol. 28, No. 4, December 2003
DOI 10.1215/03616878-28-4 © 2003 by The University of Chicago

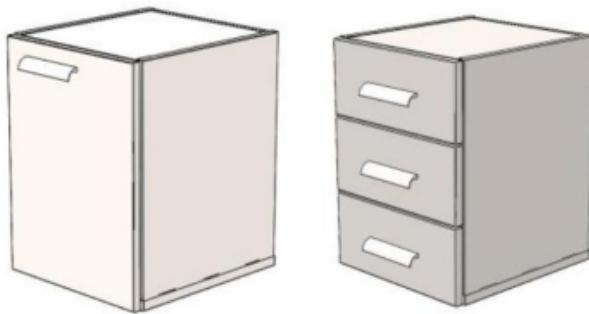

Тумба подвесная ГОСТ 16371-2014

1. Назначение

Тумба подвесная предназначена для использования в лабораториях различного профиля. Тумбы используются в составе столов и вытяжных шкафов, путём крепления к каркасу основного изделия.

2. Технические данные

2.1. Размеры

Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Материал корпуса	Масса изделия, кг	Описание	Доп. компл.
ЛК-400 ТЯ (подвесная)	400×475×540	ЛДСП	21	Тумба имеет три выдвижных ящика	1
		Сталь	30		1
ЛК-450 ТД (подвесная)	450×475×540	ЛДСП	24	Тумба имеет три выдвижных ящика	1
		Сталь	33		1

Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Материал корпуса	Масса изделия, кг	Описание	Доп. компл.
ЛК-400 ТД (подвесная)	400×475×540	ЛДСП	17	Тумба имеет одну дверку и одну съёмную полку	1
		Сталь	19		1
ЛК-450 ТД (подвесная)	450×475×540	ЛДСП	20	Тумба имеет одну дверку и одну съёмную полку	1
		Сталь	23		1

2.2. Описание

Корпус – ЛДСП вариант:

Корпус выполнен из ламинированной ДСП толщиной 16 мм, обработанной противоударным пластиком (PVC) толщиной 0,5 мм. Лицевые детали обработаны противоударным пластиком (PVC) серого цвета толщиной 2 мм. Нагрузка на тумбу не более 25 кг.

Цвет изделия может быть белым либо серым.

Используемые ДСП материалы не превышают класса эмиссии формальдегида Е1.

Корпус – сталь вариант:

Корпус выполнен из листовой стали толщиной 0,8 мм и 1 мм, окрашенной порошковой краской. Нагрузка на тумбу не более 25 кг.

Цвет изделия может быть белым (RAL 9016) либо серым (RAL 7035).

2.3. Комплектация

В стандартную комплектацию тумбы входят:

- Ручки из алюминиевого сплава с эпоксиполиэфирным покрытием серого цвета.

В дополнительную комплектацию тумбы входит (см. таблицу):

- 1) Замок.

3. Комплект поставки

№	1
Наименование	Тумба
Кол-во	1 шт.

4. Подготовка к сборке

- 4.1. Распаковать тумбу, проверить целостность покрытия;
- 4.2. Проверить комплектность;
- 4.3. Осуществить сборку согласно инструкции.

5. Схема сборки

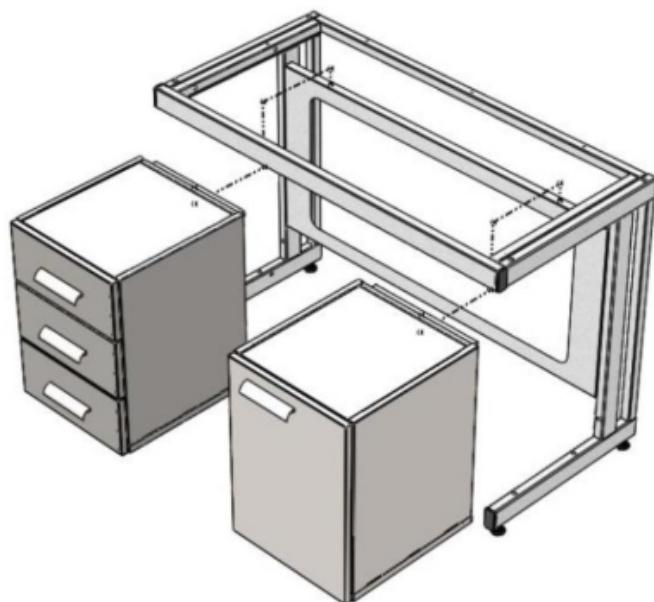


Рис. 1. Установка тумб на каркас

6. Инструкция по установке тумбы

- 6.1. Завести зацеп тумбы за заднюю панель каркаса основного изделия;
- 6.2. Установить тумбу в желаемое положение.

7. Инструкция по обслуживанию

Рекомендуется проводить периодическое обслуживание:

- Визуальный осмотр – ежемесячно;
- Уборка пыли, грязи с боковых стен, крыши, фасадов с использованием обычных моющих не абразивных средств.

8. Правила эксплуатации

- 8.1. Изделие должно эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°C до 40°C и относительной влажности от 45% до 75%.
- 8.2. Тумбу необходимо оберегать от механических повреждений и от воздействия повышенной температуры.
- 8.3. Максимально допустимая нагрузка на полку - 7 кг.

Свидетельство о приёмке:

Тумба подвесная

Наименование и обозначение

Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации

Начальник ОТК

МП

Подпись

Расшифровка

Дата

ВНИМАНИЕ!

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

Транспортировка и хранение

1. Изделия транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а так же в контейнерах.
2. Транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
3. Изделия транспортируются в упаковке Предприятия-изготовителя при температуре от -25°C до +50°C и относительной влажности 80%.
4. Упаковка выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014 и «Рекомендациями по организации производства мебели и поставке её торгующим организациям в разобранном виде» (из гофрокартона – для ламинированных деталей, из полиэтилена – для металлических рам).
5. Изделия должны храниться в упакованном виде в сухих крытых помещениях, при температуре воздуха от +2°C до +35°C и относительной влажности от 45% до 70%, в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Полы в помещениях должны быть горизонтальные и ровные, изолированные от влаги.
6. При хранении и транспортировании изделия не должны испытывать воздействия нагрузок, приводящих к остаточным деформациям.
7. Изделия, транспортируемые при температуре от 0 до 10°C, допускается распаковывать не менее чем через 24 ч, а при температуре ниже 0°C – не менее чем через 48 ч после переноса их в теплое помещение. Снятие упаковки с полипропиленовых изделий производят при температуре не ниже 15°C.

Правила отгрузки товара со склада ООО «СпецБалтМебель»

1. Отгрузка товара

- 1.1. Отгрузка товара осуществляется:
 - Юридическим лицам – при наличии доверенности, паспорта и печати организации;
 - Физическим лицам – при наличии паспорта.
- 1.2. Отгрузка товара на условиях самовывоза осуществляется со склада ООО «СпецБалтМебель» представителю транспортной компании по заявке ООО «СпецБалтМебель» или представителю транспортной компании по заявке Покупателя.

Адрес, режим работы склада и карту проезда вы можете посмотреть на нашем сайте *Simple-PRO.com* в разделе «Контакты».

- 1.3. Подача груза осуществляется только на борт автотранспортного средства. Распределение, установка, закрепление груза в кузове осуществляется силами водителя/перевозчика/экспедитора.
- 1.4. Отгрузка товара наёмным транспортом:
 - Дату и время доставки Покупатель согласовывает с отделом логистики;
 - Доставка осуществляется до подъезда на адрес, указанный при оформлении заказа. Приём-передача товара осуществляется у автотранспорта

Перевозчика. Выгрузка, подъём на этаж, сборка и прочее – не входит в услугу доставки и осуществляется силами и за счёт покупателя;

- Время ожидания водителем-экспедитором Покупателя по адресу доставки составляет не более 20 минут, повторная доставка товара Покупателю (вне зависимости от суммы заказа) оплачивается Покупателем повторно.

2. Приёмка товара покупателем

При приёмке товара Покупатель должен проверить соответствие маркировки и количество получаемого товара по накладной, а также осмотреть целостность упаковки Товара. В случае нарушения упаковки проверить целостность товара и составить коммерческий акт о повреждении груза в присутствии представителя транспортной компании.

LAB-OBORUDOVANIE.RU

Гарантийные обязательства

- 1.** Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 и ТО 5621-001-58905556-2014 при соблюдении правил эксплуатации, хранения, сборки (для изделий, поставляемых в разобранном виде) и транспортирования.
- 2.** Гарантийный срок эксплуатации – 3 года, для моделей с использованием полипропилена или полиуретана, в том числе: Шкаф вытяжной химический модели ШВП, Шкаф для реактивов кислотостойкий модели ШРП, Мойка химическая СМС-ПВ, Стул GEMA – 5 лет с момента продажи (отгрузки).
- 3.** В течение гарантийного срока эксплуатации Предприятие-изготовитель обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения производственных недостатков. Для этого Потребитель должен составить акт установленного образца о необходимости ремонта и направить Предприятию-изготовителю.
- 4.** Недостатки мебели или деталей, образовавшиеся вследствие нарушения порядка или технологии сборки, не являются гарантийным случаем и устраняются за счет Потребителя.
- 5.** Все предъявляемые Потребителем рекламации по нарушению комплектации изделия принимаются в течение 14 дней с момента получения.
- 6.** Срок службы изделия 10 лет.

LAB-OBORUDOVANIE.RU