

РОССИЯ

РУКОВОДСТВО

**По применению бани водяной
лабораторной одноместной-1**

НАЗНАЧЕНИЕ

Баня водяная лабораторная предназначена для подогрева колб различного диаметра при лабораторном анализе

УСТРОЙСТВО

Баня водяная лабораторная состоит из корпуса, крышки, 4-х конфорок и электроплитки. Электрическая плитка служит для подогрева воды в бане, электрическая плитка включается в электросеть напряжением 220В.

ПРИМЕНЕНИЕ

Корпус бани заполняется водой и становится на электрическую плитку. На одну из конфорок бани ставится колба нагрев которой осуществляется посредством пара воды, налитой в корпус бани и нагреваемой электрической плиткой.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

а	Баня в сборе (без электроплитки)	1шт.
б	Электроплитка	1шт.
в	Руководство	1шт.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Габаритные размеры, мм	
Длина	265±10мм
Ширина	205±8
Высота	110±8
Масса бани без плитки, кг	не более 0,8

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок эксплуатации — 2 года со дня ввода бани в эксплуатацию

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Баня соответствует настоящим техническим условиям и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска

ОТК

