

Россия

## РУКОВОДСТВО

по применению бани электрической для подогрева  
жиромеров - 1

LAB-OBORUDOVANIE.RU

## НАЗНАЧЕНИЕ

Баня электрическая для подогрева жиромеров предназначена для одновременного подогрева 24 жиромеров в водяной ванне при лабораторном определении жирности молока.

## УСТРОЙСТВО

Баня электрическая для подогрева жиромеров состоит из бачка штатива и крышки. Штатив состоит из 2 дисков, в каждом из которых пробито 24 отверстия для жиромеров, трёх стоек и кнопки. Сверху бачок закрывается крышкой. Электрическая плитка является и основанием бани.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Бачок заполняется водой. В отверстия штатива вставляются 24 жиромера, штатив помещают в бачок. Подогрев жиромеров осуществляется водой. Включают электроплитку в сеть 220 в. Температуру подогрева контролируют по специальному термометру, вставленному в специальное гнездо штатива, регулируют периодически включением и выключением электроплитки. По окончании работы баню закрыть крышкой.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

- а) бачок со штативом и крышкой - 1 шт.
- б) электроплитка - 1 шт.
- в) руководство - 1 экз.

## ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1. Габаритные размеры без электроплитки в мм:
  - длина -  $265 \pm 10$
  - высота -  $205 \pm 8$
  - ширина -  $215 \pm 10$
2. Масса бани без электроплитки не более - 1 кг.

## ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня ввода бани в эксплуатацию.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Баня соответствует настоящим техническим условиям и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска -  
Номер ОТК -