

# Гарантийный талон

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажи

\_\_\_\_\_

Торговая организация \_\_\_\_\_

## Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

1. Отсутствие паспорта с гарантийным талоном.
2. Отсутствует серийного номера
3. Нарушение пользователем требований инструкции по эксплуатации
4. Мельница предоставлена в разобранном виде или со следами самостоятельного открытия.

Подпись \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
МП

## Лабораторная зерновая мельница «ЛЗМК-1»



2017

### 1. Назначение.

Лабораторная зерновая мельница ЛЗМК-1 предназначена для размолки зерновых культур при подготовке проб зерна с целью последующего определения его качества.

### 2. Основные технические данные.

Электропитание	220В
Номинальная мощность, не более	100Вт
Режим работы - повторно-кратковременный 5 мин. работы, 10мин. перерыва (один цикл)	
Емкость стакана	100см <sup>3</sup>
Зерновая навеска, максимальная	50 г
Скорость вращения вала электродвигателя на холостом ходу, не более	22 000 об/мин
Вес	1,4 кг □

### 3. Комплектность.

Мельница ЛЗМК-1	-1 шт.
Паспорт	-1 шт.

### 4. Устройство и принцип работ

Мельница состоит из электродвигателя, смонтированного в корпусе. В верхней части корпуса закреплен металлический стакан, в который засыпается зерно для размолки. Стакан закрывается алюминиевой крышкой. На конце вала электродвигатель закреплен металлический нож, для размолки зерновых культур. Запуск и остановка мельницы производится выключателем.

### 5. Порядок работы и техническое обслуживание.

1. Запрещается включать мельницу со снятой крышкой.
2. Зерновая навеска не должна превышать 50 грамм.
3. Для надежной работы мельницы необходимо регулярно очищать стакан.
4. Для предотвращения образования комков, размалываемого продукта, а также его нагрева, продолжительность работы мельницы не должна превышать 60 сек.
5. Время размолки продукта в зависимости от вида продукта и массы измельчаемого образца определяется опытным путем.
6. Запрещается перегружать мельницу, во избежание перегрев электродвигателя

### 6. Свидетельство о приемке.

Мельница лабораторная ЛЗМК-1 с заводским номером 00486 изготовлена в соответствии с требованиями технической документации признана годной к эксплуатации.

23.06.2017 Число, месяц, год

### 7. Гарантийные обязательства.

1. Гарантийный срок эксплуатации мельницы ЛЗМК-1 - 6месяцев, со дня реализации потребителю, но не более 12 месяцев с момента изготовления. Претензии по выполнению гарантийных обязательств принимаются Поставщиком изделия. Выполнение гарантийных обязательств производит

### 8. Рекомендации.

Рекомендуемые режимы размолки зерна для некоторых культур при определении влажности массой навески 50г: соответственно составляет:

Зерновые культуры измельчать в течение 30-45 секунд в зависимости от технологических свойств зерна в измельчаемой пробе.

Горох и кукурузу необходимо предварительно измельчить на более мелкие частицы (разрезать на 3-4 части) во избежание поломки ножа.